

Üzemeltetési útmutató

**Elektromosan fűtött levegőkeringetési,
kamrás kemencék**

LHT 02/16 - LHT 08/18

M01.1079 UNGARISCH

Eredeti üzemeltetési útmutató

■ Made
■ in
■ Germany

www.nabertherm.com

Copyright

© Copyright by
Nabertherm GmbH
Bahnhofstrasse 20
28865 Lilienthal
Federal Republic of Germany

Reg: M01.1079 UNGARISCH
Rev: 2025-01

A közölt adatokért felelősséget nem vállalunk, a műszaki változtatások
joga fenntartva

1	Bevezető.....	5
1.1	Az alkalmazott szimbólumok és figyelmeztető szavak magyarázata a figyelmeztetésekből	5
1.2	A termék leírása.....	8
1.3	A teljes berendezés áttekintése	10
1.4	Biztosítás túl magas hőmérséklet miatti veszélyek ellen	13
1.5	Magyarázat a modelljelöléshez.....	14
1.6	Szállítási terjedelem.....	14
2	Műszaki adatok.....	16
3	Szavatosság és felelősség	17
4	Biztonság	18
4.1	Rendeltetésszerű alkalmazás	18
4.2	A berendezés üzemeltetőjével szemben támasztott követelmények	19
4.3	A kezelőszeméllyel szemben támasztott követelmények.....	20
4.4	Védőruházat.....	21
4.5	Alapvető intézkedések normál üzemelésnél	21
4.6	Alapvető intézkedések vészhelyzetben.....	22
4.6.1	Viselkedés vészhelyzetben.....	22
4.7	Alapvető intézkedések karbantartásnál és állagmegóvásnál	23
4.8	Környezetvédelmi előírások	23
4.9	Általános veszélyek a berendezésen	24
5	Szállítás, összeszerelés és első üzembe helyezés.....	25
5.1	Kiszállítás	25
5.2	Kicsomagolás.....	27
5.3	Szállítási biztosító/csomagolás	29
5.4	Építészeti és csatlakoztatási előfeltételek	29
5.4.1	Felállítás (a kemence felállítási helye).....	29
5.5	Összeszerelés, telepítés és csatlakoztatás	31
5.5.1	A távozó levegő cső felszerelése	31
5.5.2	Füstgáz elvezetés	33
5.6	Bevezetett levegő kar.....	34
5.7	Csatlakoztatás az elektromos hálózatra	35
5.8	Az alaplemez (tartozék) behelyezése.....	37
5.9	Első üzembe helyezés	37
5.9.1	Molibdén-diszilikid (MoSi ₂) fűtőelemek	38
5.10	Betöltés/adagolás	40
5.10.1	Egymásra rakható töltőtartók (tartozék).....	41
6	Kezelés	42
6.1	Vezérlő	42
6.2	Kezelő-, kijelző- és kapcsolóelemek (kivétel szerint)	43
6.2.1	Vezérlő/kemence bekapcsolása.....	43
6.2.2	Vezérlő/kemence kikapcsolása	43
7	Karbantartás, tisztítás és állagmegóvás.....	44
7.1	A kemence szigetelése	45
7.2	A kemence leállítása karbantartás idejére	45

7.3	Rendszeres karbantartási munkálatok a kemencén	46
7.3.1	Rendszeres karbantartási munkálatok – dokumentáció	47
7.3.2	Rendszeres karbantartási munkák – fűtőelemek/kemencekamra	47
7.4	Karbantartási táblázatok jelmagyarázata	48
7.5	Fűtőelemek tartócsavarjainak felülvizsgálata	48
7.6	Tisztítószer	50
8	Zavarok	51
8.1	Vezérlő hibaüzenetei	51
8.2	A vezérlő figyelmeztetései	54
8.3	Kapcsolóberendezés üzemzavari	56
9	Pót-/kopóalkatrészek.....	58
9.1	Elektromos kapcsolási rajzok / pneumatikus kapcsolási rajzok	58
9.2	A fűtőelem cseréje	58
9.2.1	Meghúzási nyomtatók a fűtőelemeken lévő csavarkötésekhez	62
9.3	A termoelem cseréje	63
9.4	Az ajtószigetelés cseréje/utánállítása	65
9.5	Biztosíték a kapcsolóberendezés külső oldalán	66
9.6	A szigetelés javítása.....	68
10	Tartozékok (Opciók)	68
10.1	Gázosító rendszer (tartozék)	68
10.2	Sűrítettgáz-tartály működtetése.....	70
10.3	A hálózati dugasz (Snap-In-Kupplung) kihúzása a kemenceházból.	71
10.4	Hőfok határoló	71
10.5	Elektromos kapcsolási rajzok / pneumatikus kapcsolási rajzok	72
11	Nabertherm szerviz	72
12	Üzemen kívül helyezés, leszerelés és tárolás	73
12.1	Szállítás/visszaszállítás	74
13	Megfelelőségi nyilatkozat.....	75
14	Az Ön jegyzetei számára.....	77

1 Bevezető

Ezek a dokumentumok kizárólag a termékeink vásárlói számára készülnek, ezért írásos engedély nélkül tilos a sokszorosításuk, valamint a továbbadásuk vagy elérhetővé tételük harmadik fél számára. (A szerzői jogra és a szomszédos oltalmi jogokra vonatkozó törvény, 1965.09.09. keltű szerzői jogi törvény)

A rajzokkal és egyéb dokumentumokkal kapcsolatos jogok, valamint mindenféle rendelkezési jogosultság a Nabertherm GmbH tulajdonát képezi, beleértve az oltalmi jogi bejelentéseket is.

Az útmutatóban szereplő ábrák általában szimbolikus jellegűek, vagyis nem felelnek meg pontosan minden részletükben a leírt berendezésnek.

1.1 Az alkalmazott szimbólumok és figyelmeztető szavak magyarázata a figyelmeztetéseken



Tudnivaló

Az üzemeltetési útmutató konkrét figyelmeztetéseket tartalmaz a biztonságos üzemeltetéshez és ezzel megadja a berendezés üzemeltetésekor elkerülhetetlenül fennálló kockázatokat. Ezek az egyéb kockázatok személyeket/terméket/berendezést és a környezetet fenyegető veszélyek.

Az üzemeltetési útmutatóban használt szimbólumok elsősorban a biztonsági utasításokra hívják fel a figyelmet!

A mindenkor használt szimbólum nem pótolhatja a biztonsági utasítás szövegét. Ezért a szöveget mindig teljesen végig kell olvasni!

A grafikus szimbólumok megfelelnek az **ISO 3864** szabványnak. Az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal (angolul: **American National Standard Institute (ANSI)**) **Z535.6** szerint ebben a dokumentumban a figyelmeztetéseket és figyelmeztető szavakat használják:



Az általános veszélyszimbólum a **VIGYÁZAT, FIGYELMEZTETÉS** és **VESZÉLY** figyelmeztető szavakkal együtt súlyos sérülések kockázatára figyelmeztet.

Az általános veszélyszimbólum – különösen, ha ez a készüléken található – szöveges magyarázatait minden esetben figyelembe kell venni, hogy utasításokat kapjon a veszélyek, sérülések vagy halál elkerülése érdekében.

FIGYELEM

Olyan veszélyre figyelmeztet, amely a készülék sérülését vagy megrongálódását okozza.

VIGYÁZAT

Olyan veszélyre figyelmeztet, amely csekély vagy közepes mértékű sérülésveszélyt jelent.

FIGYELMEZTETÉS

Olyan veszélyre figyelmeztet, amely halállal, súlyos vagy visszafordíthatatlan sérüléssel végződhet.

VESZÉLY

Olyan veszélyre figyelmeztet, amely közvetlenül halállal súlyos vagy visszafordíthatatlan sérüléssel végződik.

A figyelmeztetések felépítése:

Az összes figyelmeztetést a következők alkotják

	 ¹ FIGYELMEZTETÉS² • A veszély fajtája és forrása³ • A figyelmen kívül hagyás következményei³ • A veszély elhárítására irányuló cselekvés³
---	---

vagy

	 ¹ VESZÉLY² • A veszély fajtája és forrása³ • A figyelmen kívül hagyás következményei³ • A veszély elhárítására irányuló cselekvés³	
---	--	---

Pozíció	Megnevezés	Magyarázat
1	Veszélyjelzés	Sérülésveszélyt jelez
2	Jelzőszó	A veszélyt osztályozza
3	Megjegyzések	• A veszély fajtája • Lehetséges következmények figyelmen kívül hagyás esetén • Intézkedések/tilalmak
4	Grafikus szimbólumok (opcionális) az ISO 3864 szerint:	Következmények, intézkedések vagy tilalmak
5	Grafikus szimbólumok (opcionális) az ISO 3864 szerint:	Parancsok vagy tilalmak

Utaló szimbólumok az útmutatóban:



Megjegyzés

Ez a szimbólum utasításokra vonatkozó útmutatásokra és különösen hasznos információkra hívja fel a figyelmet.



Felszólítás – felkiáltójel

Ez a szimbólum fontos, feltétlenül betartandó tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Ezek a jelek megmutatják, miként kell viselkedni meghatározott helyzetekben, hogy ezzel megvédjék az embereket a sérülésektől.



Felszólítás – fontos információk a kezelőszemély számára

Ez a szimbólum a feltétlenül követendő, fontos kezelési előírásokra hívja fel a kezelőszemély figyelmét.



Felszólítás – fontos információk a karbantartó személyzet számára

Ez a szimbólum a feltétlenül követendő, fontos kezelési és karbantartási előírásokra hívja fel a karbantartó személyzet figyelmét (szerviz).



Felszólítás – hálózati dugaszt kihúzni

Ez a szimbólum arra figyelmezteti a kezelőszemélyt, hogy húzza ki a hálózati dugaszt.



Felszólítás – felemelés több személlyel

Ez a szimbólum arra hívja fel a személyzet figyelmét, hogy ennek a készüléknek a felemeléséhez és a felállítási helyen történő lerakásához több személyre van szükség.



Figyelmeztetés – veszély forró felület miatt – ne érintse meg!

Ez a szimbólum a nem megérintendő forró felületekre hívja fel a kezelőszemély figyelmét.



Figyelmeztetés – elektromos feszültségre

Ez a szimbólum a kezelőt áramütés veszélyére figyelmezteti, ha a következő figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyják.



Figyelmeztetés – a készülék felbillenhet veszélye

Ez a szimbólum arra hívja fel a kezelőszemély figyelmét, hogy a következők figyelmen kívül hagyása esetén felbillenthet a készülék.



Figyelmeztetés lengő teherre

Ez a szimbólum a nehéz terhek emelése által okozott lehetséges veszélyekre figyelmezteti a kezelőt. Mozgó terhek alatt dolgozni szigorúan tilos. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén életveszély áll fenn.



Figyelmeztetés – Nehéz terhek emelésekor fennálló veszély

Ez a szimbólum a nehéz terhek emelése által okozott lehetséges veszélyekre figyelmezteti a kezelőt. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén sérülésveszély áll fenn.



Figyelmeztetés – környezeti veszélyeztetés

Ez a szimbólum arra hívja fel a kezelőszemély figyelmét, hogy a következők figyelmen kívül hagyása esetén veszélybe kerülhet a környezet. Az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy betartsák az adott országra vonatkozó nemzeti környezetvédelmi előírásokat.



Figyelmeztetés – tűzveszély

Ez a szimbólum tűzveszélyre hívja fel a kezelőszemély figyelmét, ha figyelmen kívül hagyja a következő útmutatásokat.



Figyelmeztetés – veszély robbanásveszélyes anyagok vagy robbanóképes atmoszféra miatt

Ezek a szimbólumok robbanásveszélyes anyagokra vagy robbanóképes atmoszférára hívják fel a kezelőszemély figyelmét.



Figyelmeztetés – elektromágneses mezők által okozott veszély

Ez a szimbólum az elektromágneses mezők által okozott lehetséges veszélyekre figyelmezteti a kezelőt. A mágneses mezők veszélyesek lehetnek a fémrészekkel, pl. implantátumokkal élő személyekre, és megrongálhatják az adathordozókat.



Tiltások – fontos információk a kezelőszemély számára

Ez a szimbólum arra hívja fel a kezelőszemély figyelmét, hogy a tárgyakat NEM szabad vízzel vagy tisztítószerrel elárasztani. Nagynyomású tisztítót sem szabad használni.



Figyelmeztető szimbólumok a berendezésen:

Figyelmeztetés – megégés és veszély forró felület miatt – ne érintse meg!

A forró felületek, így a berendezés forró részei, a kemence falai, az ajtók vagy anyagok, de forró folyadékok sem mindig észlelhetők. Ne érintse meg az ilyen felületeket.



Figyelmeztetés – elektromos feszültségre!

Figyelmeztetés veszélyes, elektromos feszültségre.

1.2 A termék leírása



Ezek az elektromos fűtésű kemencék olyan minőségi termékek, amelyek megbízható üzemelése megfelelő ápolás és karbantartás mellett sok éven keresztül garantált. Lényeges előfeltétel a kemence rendeltetésszerű alkalmazása.

A fejlesztés és a gyártás során különösen nagy súlyt fektettünk a biztonságra, a funkcionalitásra és a gazdaságosságra.

Asztali modell kivitelben ezek a kompakt magas hőfokú kemencék számos előnnyel meggyőzők. A kiváló minőségű anyagok elsőosztályú megmunkálása az egyszerű kezelhetőséggel ezeket a kemencéket mindentudóvá teszik a kutatásban és a laborban.

Ezek a magas hőfokú kemencék optimálisan alkalmasak műszaki kerámia szinterezéséhez is, például cirkónium-oxidból készült foghidak.

A termék további jellemzői:

- T_{max} 1600 °C, 1750 °C vagy 1800 °C
- Kiváló minőségű molibdén-diszilikid fűtőelemek
- Kemencetér kiváló minőségű, hosszú élettartamú ásványgyapattal béleelve, rendezetlen
- Nemesacél szerkezeti lemezekből készült ház
- Duplafalú ház kiegészítő hűtéssel az alacsony külső hőmérsékletekhez
- Helytakarékos kivitel felfelé nyíló emelőajtóval

- Szabályozható bemenő levegő nyílás
- Távozó levegő nyílás a tetőn
- B típusú hőelem
- Kapcsolóberendezés a fűtőelemek állandó vezérlésével
- 1000 °C és Tmax -100 °C közötti hőmérséklet munkaterülethez optimalizálva
- NTLog Nabertherm vezérlőhöz: Folyamatadatok mentése pendrive-ra


Kiegészítő felszerelés

- Hőmérséklet-választási határoló beállítható kikapcsolási hőmérséklettel szerint túlmelegedés elleni védelemként a kemencéhez és az áruhoz
- Kézi vagy automatikus gázosító rendszer
- Védőgáz csatlakozás a kemence nem éghető védő- vagy reakciógázokkal való öblítéséhez


Tartozékok

- Egymásra rakható szögletes töltettartó legfeljebb három szint megrakásához
- Folyamat vezérlés és dokumentáció a VCD szoftvercsomagon keresztül a felügyelethez, dokumentációhoz és vezérléshez

1.3 A teljes berendezés áttekintése

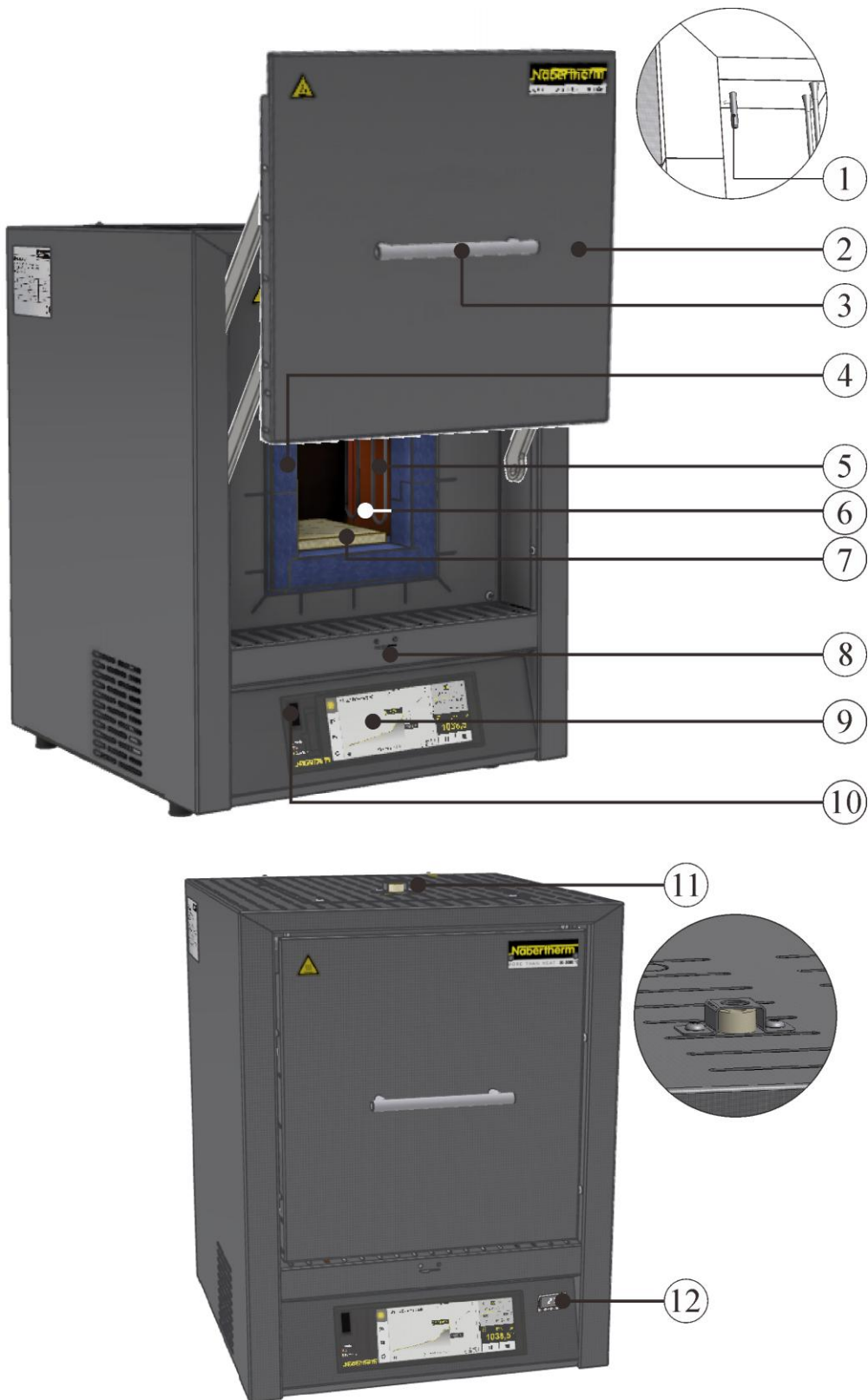

1. ábra: Magas hőmérsékletű kemence (az ábrán hőmérséklet-választási határolóval felszerelt speciális kivitel látható) (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

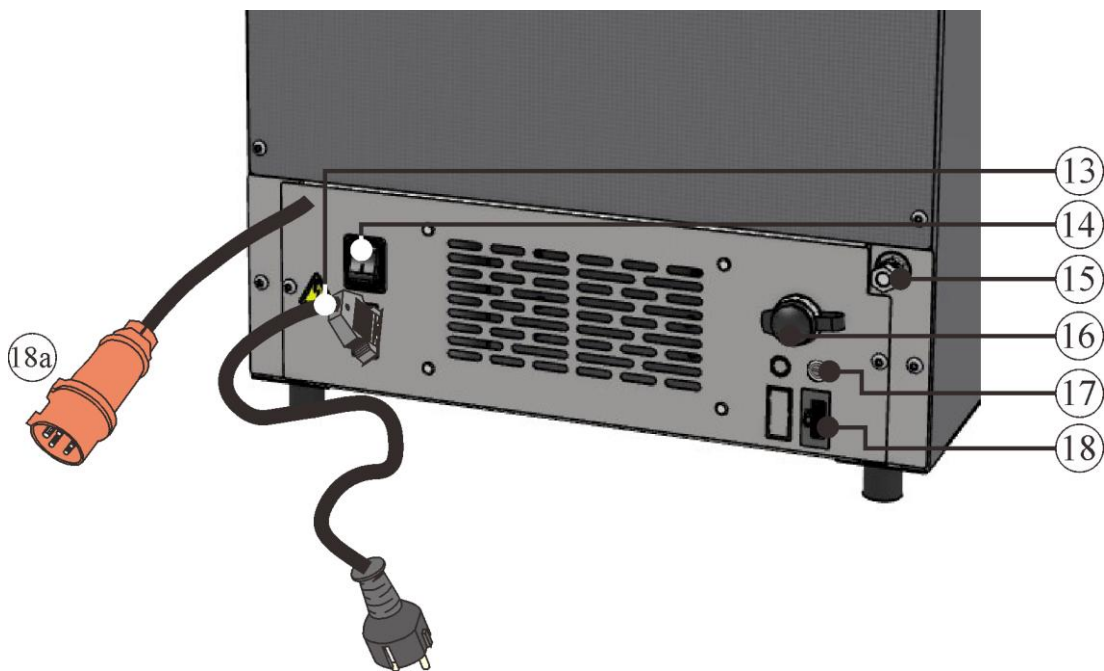

2. ábra: Magas hőfokú kemence hátulnézete (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Sz.	Megnevezés
1	Hőelem
2	Emelőajtó
3	Fogantyú
4	Szigetelés rendezetlen ásványgyapotból
5	Molibdén-diszlicid (MoSi_2) fűtőelemek
6	Kemencetér
7	alaplemez (tartozék)
8	Szellőzőrekesz a friss levegő szabályozásához
9	Vezérlő
10	USB interfész
11	Távozó levegő cső
12	Hőmérséklet-választási határoló beállítható kikapcsolási hőmérséklettel a DIN EN IEC 60519-1 szerint túlmelegedés elleni védelemként a kemencéhez és az áruhoz (kiegészítő felszerelés)
13	Hálózati csatlakozó snap-in kuplunggal (LHT 02/..)
14	Hálózati kapcsoló integrált biztosítókkal (a kemence be-/kikapcsolása)
15	Védőgáz csatlakozás a kemence nem éghető védő- vagy reakciógázokkal való öblítéséhez (kiegészítő felszerelés)
16	Kiegészítő áramellátás csatlakozó (tartozékhoz)
17	Biztosíték a kiegészítő áramellátás csatlakozóhoz (tartozékhoz)


Sz.	Megnevezés
18	Ethernet interfész (kiegészítő felszerelés)
18a	CEE hálózati csatlakozó (LHT 04/.. – LHT 08/..) (hálózati feszültség szerint)

Kiegészítő felszerelés



Hőmérséklet-választási határoló beállítható kikapcsolási hőmérséklettel az DIN EN IEC 60519-1 szerint túlmelegedés elleni védelemként a kemencéhez és az áruhoz. A modell a maximális kemence hőmérséklettől függően eltérő lehet.

3. ábra: Példa (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

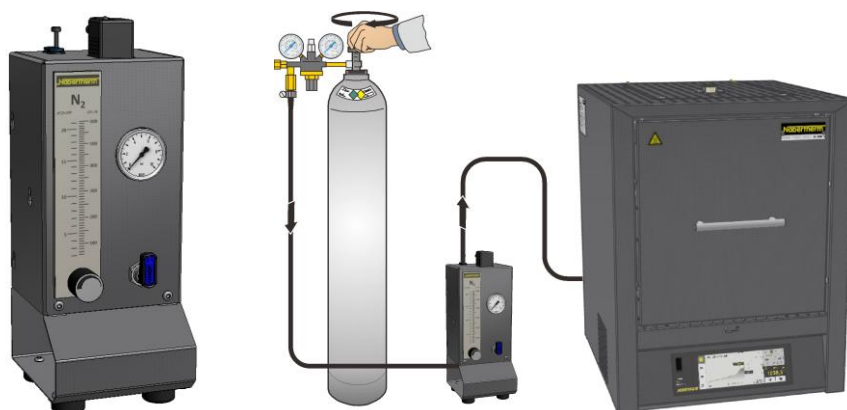


Védőgáz csatlakozás nem éghető védő- vagy reakciógázokhoz

A gázosító rendszer a nem éghető védő- vagy reakciógázhoz elzárócsappal és szabályozószelepes átfolyásmérővel, csatlakoztatható módon csövezve (az ábrához hasonlóan)

4. ábra: Példa (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Tartozékok

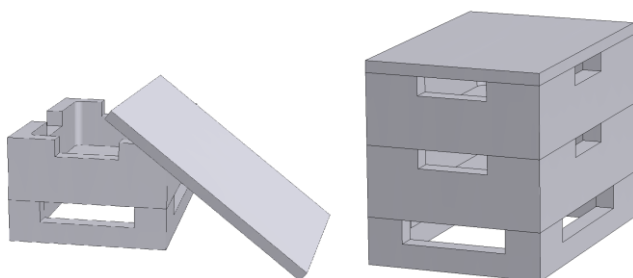

Szögletes töltettartó

A kemencetér optimális kihasználásához az árut kerámia töltettartóba helyezik. Legfeljebb három töltettartó helyezhető a kemencébe. A töltettartók nyílásokkal vannak felszerelve a jobb szellőzés érdekében. A felső tál kerámia fedéllel lezárható.

5 ábra: Szögletes töltettartó fedéllel (az ábrához hasonlóan)


1.4 Biztosítás túl magas hőmérséklet miatti veszélyek ellen

A Nabertherm GmbH kemencéi alapkivitelben (a modellsorozattól függően), ill. kiegészítő felszereltségben (az ügyfél által rendelt kivitelben) hőmérséklet-választási határolóval/felügyelettel szerelhetők fel a fűtött tér túlmelegedésének elkerülése érdekében. A hőmérsékletválasztás határolója/felügyelete felügyeli a kemence fűtött terének hőmérsékletét. A kijelzőn megjelenik a legutóbb beállított kikapcsolási hőmérséklet. Ha a kemencetér hőmérséklete a beállított kikapcsolási hőmérséklet fölé nő, akkor a kemence, ill. a kemence tartalmának és fogyóanyagainak védelme érdekében a fűtés lekapcsol.

	 VESZÉLY
	• Veszély a hőmérsékletkorlátozón/-felügyelőn hibásan megadott lekapcsolási hőmérséklet miatt • Életveszély • Ha túl nagy hőmérséklet miatt a töltet a hőmérsékletkorlátozónak/-felügyelőnek ezen az előre beállított lekapcsolási hőmérsékletén károsodna, ill. maga a töltet veszélyt jelentene a kemencére és a környezetre, akkor a hőmérsékletkorlátozón/-felügyelőn a lekapcsolási hőmérsékletet a maximálisan megengedett értékre kell csökkenteni.

A kemence üzembe helyezése előtt olvassa el a hőmérsékletkorlátozó/-felügyelő kezelési útmutatóját. Távolítsa el a hőmérsékletkorlátozóról/-felügyelőről a biztonsági matricát. A hőkezelő program minden egyes változtatásakor ellenőrizze a hőmérsékletkorlátozón/-felügyelőn a maximálisan megengedett lekapcsolási hőmérsékletet (riasztási érték), ill. adja meg újra.

Javasoljuk, hogy a vezérlőn a hőprogram maximális előírt hőmérsékletét 5 °C és 30 °C közé, a kemence fizikai tulajdonságainak megfelelően, a hőmérsékletkorlátozó/-felügyelő kioldási hőmérséklete alá állítsa be. Ezáltal elkerülhető a hőmérsékletkorlátozó/-felügyelő akaratlan kioldás.

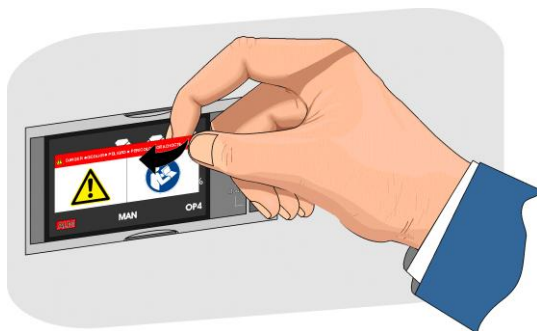


A leírást és működést lásd a hőmérsékletkorlátozó/-felügyelő kezelési útmutatójában.

6. ábra: A matrica lehúzása (a képhez hasonló módon)

1.5 Magyarázat a modelljelöléshez

Példa	Magyarázat
LHT 02/16	LHT = Laboratóriumi magas hőmérsékletű kemence (asztali modell)
LHT 02/16	02 = 2 literes kemencetér (térfogat literben) 04 = 4 literes kemencetér (térfogat literben) 08 = 8 literes kemencetér (térfogat literben)
LHT 02/16	16 = Tmax 1600 °C 17 = Tmax 1750 °C 18 = Tmax 1800 °C

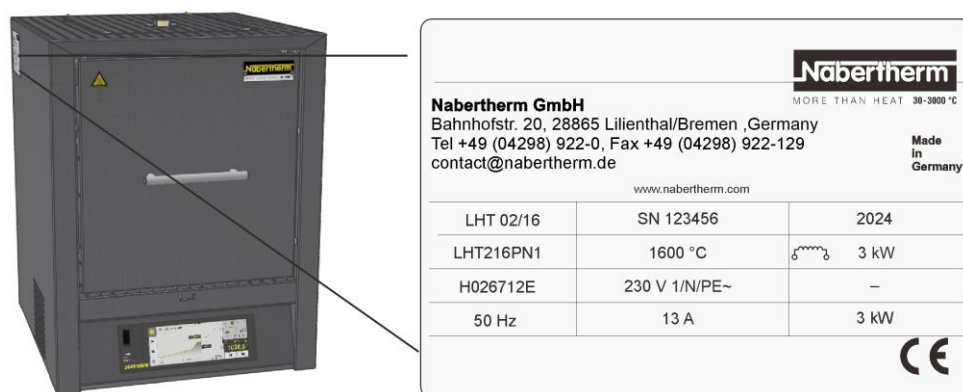

7. ábra: Példa: Típusmegnevezés (típustábla)

1.6 Szállítási terjedelem

A szállítási terjedelem része:

	Berendezés alkatrészai	Szám	Megjegyzés
	LHT... magas hőfokú kemence	1 x	Nabertherm GmbH
	Imbuszkulcs	1 x	Nabertherm GmbH
	Távozó levegő cső	1 x	Nabertherm GmbH
	Szigetelő tömb	1 x	Nabertherm GmbH
	Hálózati kábel ¹⁾	1 x	Nabertherm GmbH
	Egymásra rakható töltettartó (kezdő készlet) ²⁾	1 x	Nabertherm GmbH
	Szinterelt tál ²⁾	4)	Nabertherm GmbH
	Behelyezhető lemez ²⁾		

	Berendezés alkatrészei	Szám	Megjegyzés
	Gázosító rendszer ¹⁾	1 x	Nabertherm GmbH
	VCD szoftvercsomag folyamat dokumentációja ²⁾	1 x	Nabertherm GmbH
	Egyéb komponensek kivitel szerint	- - -	Lásd a szállítási dokumentumokat

	Dokumentumtípus	Szám	Megjegyzés
	Magas hőfokú kemence kezelési útmutatója	1 x	Nabertherm GmbH
	Vezérlő kezelési útmutatója	1 x	Nabertherm GmbH
	Hőmérséklet-választási határoló kezelési útmutatója ¹⁾	1 x	Nabertherm GmbH
	Gázosító rendszer kezelési útmutatója ²⁾	1 x	Nabertherm GmbH
	VCD szoftvercsomag kezelési útmutatója ²⁾	1 x	Nabertherm GmbH
	Egyéb dokumentumok kivitel szerint	1 x	

¹⁾ a szállítási terjedelemben kivitel/kemence modell szerint

²⁾ a szállítási terjedelemben igény szerint, lásd a szállítási dokumentumokat

³⁾ a mennyiség a kemence modelljétől függ

⁴⁾ a mennyiség igény szerint, lásd a szállítási dokumentumokat



Tudnivaló

Kérjük, gondosan őrizze meg a dokumentumokat. A gyártás alatt és a kiszállítás előtt a kemence minden funkcióját ellenőriztük.



Tudnivaló

A mellékelt dokumentáció nem feltétlenül tartalmazza az elektromos ill. a pneumatikus kapcsolási rajzokat.

Ha ilyen rajzokra lenne szükség, akkor azok a Nabertherm Service-en keresztül igényelhetők.

2 Műszaki adatok




Az elektromos adatok a kemence oldalán lévő típustáblán találhatóak.

Modell	Tmax	Belső méretek mm-ben			Térfogat	Külső méretek mm-ben			Csatlakozó értékek	Súly	Felfűtési idő ^{1,2}
		szél.	mély.	mag.		Szél.	Mély.	Mag.+c ³			
LHT 02/16	1600	130	145	130	2	430	450	570+325	max. 3,4	33	28
LHT 04/16	1600	160	175	160	4	450	475	610+335	max. 3,4	39	50
LHT 08/16	1600	200	200	200	8	500	500	650+370	max. 6,7	47	33
LHT 02/17	1750	130	145	130	2	430	450	570+325	max. 3,4	33	46
LHT 04/17	1750	160	175	160	4	450	475	610+335	max. 3,4	39	90
LHT 08/17	1750	200	200	200	8	500	500	650+370	max. 6,7	47	50
LHT 02/18	1800	130	145	130	2	430	450	570+325	max. 3,4	33	56
LHT 04/18	1800	160	175	160	4	450	475	610+335	max. 3,4	39	106
LHT 08/18	1800	200	200	200	8	500	500	650+370	max. 6,7	47	60

¹a következőkhöz való csatlakoztatásnál: 230 V, 1/N/PE, ill. 400 V, 3/N/PE (töltettartóval)

²100 °C-ig Tmax alatt

³nyitott emelőajtóval

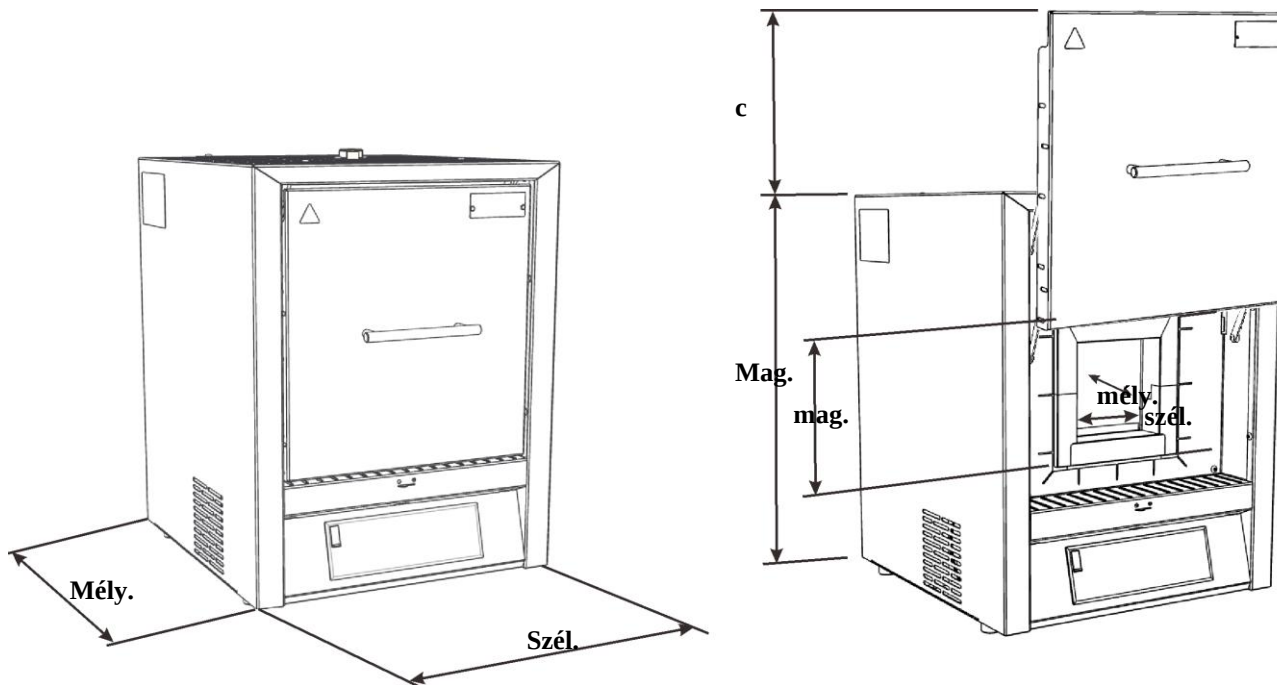

8. ábra: Méretek

Elektromos csatlakozás		1 fázisú:	3 fázisú ² :
	Modell:	LHT 02/16	LHT 04/16-17-18

Elektromos csatlakozás		1 fázisú:	3 fázisú ² :
		LHT 02/17 LHT 02/18	LHT 08/16-17-18
	Feszültség:	208 V 220 V – 240 V	208 V 220 V – 240 V, ill. 380 V – 415 V
	Frekvencia:	50 vagy 60 Hz	50 vagy 60 Hz
	Áram		
Termikus védelmi osztály	Kemencék:	DIN EN IEC 60519-1 szerint	
Védelem fajtája	Kemencék	IP20	
Az elektromos felszerelések környezeti feltételei	Hőmérséklet: Levegő páratartalom:	+5 °C és +40 °C között max. 80% nem kondenzáló	
Tömegek	Kemence tartozékokkal	Kivitel szerint (ld. a szállítási dokumentumokat)	

² Fűtés csak két fázis között

Emissziók	Folyamatos hangnyomásszint:	< 70 dB(A)
-----------	-----------------------------	------------

3 Szavatosság és felelősség

§

A garancia- és a felelősségvállalásra vonatkozóan a Nabertherm garanciális feltételei, ill. az egyedi szerződésben szabályozott garanciális kötelezettségek érvényesek. Ezeken túlmenően még a következők vannak érvényben:

Személyi sérülések és anyagi károk tekintetében ki vannak zárva a szavatosságra és felelősségre vonatkozó igények, ha ezek a károk a következő okok egyikére vagy közülük többre vezethetők vissza:

- Minden olyan személynek, akinek feladata a berendezés kezelése, összeszerelése, karbantartása vagy javítása, el kell olvasnia az üzemeltetési útmutatót, és meg kell értenie a benne leírtakat. Az olyan károkért vagy üzemzavarokért, amelyek az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása miatt következnek be, semmilyen felelősséget sem vállalunk.
- A berendezés nem rendeltetésszerű alkalmazása
- A berendezés szakszerűtlen összeszerelése, üzembe helyezése, kezelése és karbantartása
- A berendezés meghibásodott biztonsági berendezésekkel vagy nem előírászerűen felszerelt vagy nem működőképes biztonsági és védőfelszerelésekkel történő üzemeltetése
- Az üzemeltetési útmutatóban a berendezés szállítására, tárolására, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, karbantartására és felszerelésére vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyása
- Önhatalmú szerkezeti módosítások végzése a berendezésen
- Az üzemeltetési paraméterek önhatalmú megváltoztatása

- A beállítások és a paraméterezések önhatalmú megváltoztatása, valamint programmódosítások
- Az eredeti alkatrészeket és tartozékokat speciálisan a Nabertherm kemence berendezésekhez tervezték. Az alkatrészek cseréjéhez csak eredeti Nabertherm alkatrészeket szabad használni. Ellenkező esetben megszűnik a garancia. Az olyan károkért, amelyek nem eredeti alkatrészek használata miatt keletkeznek, a Nabertherm semmilyen felelősséget nem vállal.
- Idegen testek hatása vagy vis major miatt előálló katasztrófahelyzetek

4 Biztonság

4.1 Rendeltetésszerű alkalmazás



A Nabertherm kemence berendezést a betartandó harmonizált szabványok, valamint további műszaki specifikációk kiválasztása után terveztük meg, és gyártottuk le. Így a berendezés megfelel a technika mai színvonalának, és maximális biztonságot garantál. Csak olyan anyagokat szabad használni, amelyeknek ismertek a tulajdonságai és az olvadási hőmérsékletei. Adott esetben vegye figyelembe az anyagok biztonsági adatlapjait.

- Ez a kemence laboratóriumokban való kereskedelmi használatra készült.
- A kemencében használt anyagokból, ill. gáz kibocsátásokból bizonyos körülmények között káros anyagok rakódhatnak le a szigetelésen, ill. a fűtőelemeken, amely rongálódást okozhat. **Esetleg vegye figyelembe a használandó anyagok csomagolásán lévő jelöléseket és utasításokat.**
- A hőmérséklet-választási határolóval rendelkező kemencék esetén a kikapcsolási hőmérsékletet úgy kell beállítani, hogy az anyag ne tudjon túlmelegedni
- A kemencén végzett módosításokat a Naberthermmel írásban kell egyeztetni. Tilos a védőberendezések eltávolítása (ha van), kiiktatása vagy üzemén kívül helyezése. A termék velünk nem egyeztetett módosítása esetén a jelen EK-megfelelőségi nyilatkozat érvényét veszti.
- Be kell tartani a felállítási utasításokat és biztonsági előírásokat, ellenkező esetben a kemencét nem rendeltetésszerűen használja, és megszűnik mindennemű igény a Nabertherm GmbH-val szemben.
- Ha forró, 200 °C (392 °F) feletti állapotban nyitja ki a kemencét, akkor az a következő alkatrészek megnövekedett kopását okozhatja: szigetelés, ajtó tömítés, fűtőelemek és kemenceburkolat. Ezek figyelmen kívül hagyása miatt az áruban és kemencében keletkező károkért nem vállalunk felelősséget.

Nem rendeltetésszerűnek minősül:

- Más vagy ezen túlmenő használat, pl. a tervezett termékeken kívül más termékek feldolgozása, valamint veszélyes vagy az egészséget veszélyeztető anyagok használata, NEM rendeltetésszerűnek minősül.
- Nem alkalmas olyan folyamatokhoz, amelyeknél robbanékony, ill. gyúlékony anyagok keletkezhetnek. (Nincs EN 1539 szerinti alkalmazás)



Nem engedélyezett az olyan erőforrásokkal, termékekkel, üzemi eszközökkel, segédanyagokkal stb. való üzemelés, amelyek a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet hatálya alá tartoznak, vagy bármilyen módon negatív hatással vannak a kezelő egészségére.

Tilos a kemencét olyan anyagokkal megrakodni, amelyekből robbanékony gázok vagy gőzök szabadulnak fel. Csak olyan anyagok használhatók, amelyeknek a tulajdonságai ismertek.

- Nem engedélyezett élelmiszerek és magnézium melegítéséhez
- Nem engedélyezett szénhidrogének elpárologtatásához



Ez a kemence **foglalkozás szerű használatra** lett tervezve. A kemence **NEM** használható élelmiszerek, állatok, fa, gabona stb. melegítésére

A kemence NEM használható a munkahely fűtésére.

NE használja a kemencét jég vagy hasonló megolvasztására.

NE használja a kemencét ruhaszáritóként.



Megjegyzés

A maximális hőmérsékleten való tartós üzemelés erősebb kopást okozhat a fűtőelemekben, szigetelőanyagokban és fém komponensekben. Javasoljuk, hogy a **maximális hőmérséklet alatt kb. 50 °C-kal** dolgozzon.



Minden kemencéhez

Tilos a robbanékony gázokkal vagy elegyekkel való üzemelés, vagy a folyamat alatt keletkező robbanékony gázokkal vagy elegyekkel.

Ezek a kemencék nem rendelkeznek biztonságtechnikával az olyan folyamatokhoz, amelyekben elegyek keletkezhetnek (a kivétel nem felel meg az EN 1539 szerinti biztonsági követelményeknek)

A kemencében a szerves gázmennyiségek koncentrációja soha nem haladhatja meg az alsó robbanási határ 3%-át (UEG). Ez a feltétel nemcsak a normál üzemelésre érvényes, hanem elsősorban a kivételes tényállásokra is, mint például a folyamatzavarokra is (egy aggregátor meghibásodása stb.).



Megjegyzés

Ez a termék **nem** felel meg az ATEX irányelvnek, és **nem** szabad gyúlékony atmoszférákban alkalmazni. Robbanóképes gázokkal vagy elegyekkel – beleértve a folyamat közben keletkező gázokat vagy elegyeket – történő üzemeltetés nem megengedett.

4.2 A berendezés üzemeltetőjével szemben támasztott követelmények



A felállítási útmutatót és a biztonsági előírásokat be kell tartani, ellenkező esetben a kemence használata nem rendeltetésszerűnek minősül, és semmilyen igény nem támasztható a Nabertherm GmbH-val szemben.

A megfelelő biztonság csak akkor érhető el, ha valamennyi ahhoz szükséges intézkedést megteszik. A kemence üzemeltetője gondosan köteles eljárni, az intézkedéseket megtervezni és a kivitelezést ellenőrizni.

Az üzemeltetőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy

- valamennyi káros hatású gázt a munkatérből ki kell vezetni, pl. egy elszívó berendezéssel
- az elszívó berendezés be van kapcsolva,
- a munkatér rendszeren szellőzik,
- A berendezést csak kifogástalanul működőképés állapotban üzemeltesse, különösen ügyeljen a biztonsági berendezések működőképességének rendszeres felülvizsgálatára.
- a szükséges személyi védőfelszerelések a kezelő-, karbantartó- és javító személyzet részére rendelkezésre álljanak, és használva legyenek,
- ezt a használati útmutatót a beszállítói dokumentációval együtt tartsa a kemencénél. Biztosítani kell, hogy minden személy, aki a kemencével dolgozik, a használati útmutatóba bármikor betekinthessen,
- A berendezés valamennyi biztonsági és használati útmutató tábláját jól olvasható állapotban kell tartani. A sérült vagy olvashatatlan táblákat haladéktalanul fel kell újítani,
- A kezelő személyt valamennyi, a munkabiztonsághoz és környezetvédelemhez kapcsolódó kérdésben rendszeresen ki kell oktatni, valamint a teljes használati útmutatót, különösen az abban található biztonsági útmutatókat meg kell ismertetni
- egy kockázat elemzésben (Németországban ld. Munkavédelmi törvények) az olyan további veszélyeket is meg kell becsülni, amely a berendezés használati helyén meglevő speciális munkakörülményekből adódnak.
- egy üzemeltetési útmutatóban (Németországban ld. Munkaeszköz használati rendelkezések) minden további útmutatót és biztonsági útmutatót össze kell foglalni, amely a munkahely veszélyességének megítéléséből a berendezésre vonatkozóan adódik.
- Csak megfelelően képzett és felhatalmazott személy kezelheti, tarthatja karban és javíthatja a berendezést. Ennek a személynek kezelési kioktatásban kell részesülni, és ezt aláírásával igazolni kell. Az oktatást pontosan dokumentálni kell. A kezelőszemély cseréje esetén megfelelő utólagos oktatás szükséges. Az utólagos képzést csak felhatalmazott, kiképzett és betanított személy végezheti. Az utólagos képzést pontosan dokumentálni kell, és az oktatáson résztvevő személy nevével és aláírásával igazolnia kell.



Megjegyzés

Németországban vegye figyelembe általános baleset-megelőzési előírásait. A mindenkori alkalmazó ország nemzeti baleset-megelőzési előírásai érvényesek.

4.3 A kezelőszeméllyel szemben támasztott követelmények



Minden olyan személynek, akinek feladata a berendezés kezelése, összeszerelése, karbantartása vagy javítása, el kell olvasnia az üzemeltetési útmutatót, és meg kell értenie a benne leírtakat. Az olyan károkért vagy üzemzavarokért, amelyek az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása miatt következnek be, semmilyen felelősséget sem vállalunk.

Csak megfelelő szakképzettségű és arra jogosult személyzetnek szabad kezelnie, karbantartania és javítania a berendezést.

Ezt a személyzetet rendszeresen tájékoztatni kell a munkabiztonság és a környezetvédelem összes aktuális kérdéséről, továbbá ennek a személyzetnek ismernie kell az üzemeltetési útmutatót, különösen a benne foglalt biztonsági tudnivalókat.

Alapvetően az összes vezérlő és biztonsági berendezést csak eligazított személyzetnek szabad kezelnie.

	 VESZÉLY
	• Veszély a hőmérsékletkorlátozón/-felügyelőn hibásan megadott lekapcsolási hőmérséklet miatt • Életveszély • Ha túl nagy hőmérséklet miatt a töltet a hőmérsékletkorlátozónak/-felügyelőnek ezen az előre beállított lekapcsolási hőmérsékletén károsodna, ill. maga a töltet veszélyt jelentene a kemencére és a környezetre, akkor a hőmérsékletkorlátozón/-felügyelőn a lekapcsolási hőmérsékletet a maximálisan megengedett értékre kell csökkenteni.

4.4 Védőruházat



Védőruházatot kell viselni



A szeme védelme érdekében viseljen védőszemüveget.



Védje a kezét hőálló kesztyű használatával.

4.5 Alapvető intézkedések normál üzemelésnél



Figyelmeztetés – Általános veszélyek!

A kemence bekapcsolása előtt ellenőrizze és biztosítsa, hogy csak felhatalmazott személyek tartózkodnak a kemence munkaterületén, és senki se sérülhessen meg a kemence üzemeltetése révén.

Minden gyártás megkezdése előtt ellenőrizze és biztosítsa, hogy minden biztonsági berendezés kifogástalanul működik (például a védőérintkezős kapcsoló a fedél kinyitásakor kikapcsolja a fűtést).

Minden gyártás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható sérülések a kemencén, és biztosítsa, hogy a kemencét kifogástalan állapotban üzemelteti! A megállapított hiányosságokat azonnal jelenteni kell a Nabertherm Service felé!

Minden gyártás megkezdése előtt távolítsa el a berendezés munkaterületéről azokat az anyagokat/tárgyakat, amelyek nem szükségesek a gyártáshoz!

Naponta legalább egyszer (lásd a karbantartást és állagmegóvást is) a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:

- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e felismerhető sérülések kívülről (szemrevételezés), például szigetelés, fűtőelemek, hálózati kábel, ha van, akkor égésgáz-elvezető.
- Ellenőrizze az összes biztonsági berendezés működését (például a védőérintkezős kapcsoló a fedél kinyitásakor kikapcsolja a fűtést).


4.6 Alapvető intézkedések vészhelyzetben

4.6.1 Viselkedés vészhelyzetben



Megjegyzés

A vészhelyzetben történő leállításra a **hálózati dugasz kihúása** alkalmazható. Ezért a hálózati dugasznak mindenkor hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben gyorsan ki lehessen húzni a dugaszolóaljzattól.

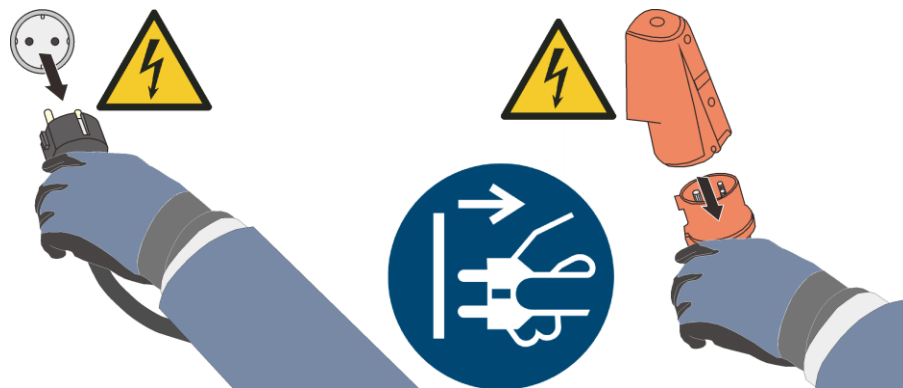

9. ábra: A hálózati dugasz kihúása (hasonló ábra)



Figyelmeztetés – általános veszélyek!

Ha váratlan jelenségek észlelhetők a kemencében (pl. erős füstképződés vagy kellemetlen szagok), akkor azonnal kapcsolja ki a kemencét. Várja meg a kemence természetes lehűlését szobahőmérsékletre.

Tűz esetén az ajtót és a bevezetett levegő kart zárva kell tartani. Így megakadályozza a füst elterjedését, és az oxigén bevezetése is elkerülhető.



Figyelmeztetés – veszély elektromos áram miatt!

Az elektromos felszerelésen csak szakképzett és arra feljogosított villamossági szakembernek szabad munkát végeznie.

4.7 Alapvető intézkedések karbantartásnál és állagmegóvásnál



Karbantartási munkákat csak az erre feljogosított szakemberek végezhetnek a karbantartási útmutató és a balesetvédelmi előírások figyelembevételével! Javasoljuk, hogy a karbantartási munkákat és az állagmegóvást a Nabertherm GmbH szerviz részlegével végeztesse el. Az előírások figyelmen kívül hagyása esetén testi sérülés, halál vagy jelentős anyagi károk veszélye áll fenn!

Kapcsolja ki a berendezést, és biztosítsa a váratlan újbóli bekapcsolás ellen (főkapcsoló reteszelése, biztosítás bekapcsolás ellen függőlakkal), vagy húzza ki a hálózati dugaszt.

Kerítse el nagy területen a munkaterületet.

Figyelmeztetés lengő teherre. Felemelt teher alatt tilos a munkavégzés. Életveszély áll fenn.

A karbantartási és javítási munkák megkezdése előtt tegye nyomásmentessé a berendezés hidraulikus vagy pneumatikus felszereléseit! (Ha tartoznak ilyenek a berendezéshez.)

A kemencét, a kapcsolószekrényeket és más elektromos felszerelések házait tisztítás céljából soha ne permetezze le vízzel!

A karbantartási vagy javítási munkák befejezése után és a gyártás újraindítása előtt győződjön meg arról, hogy

- szorosra vannak húzva a meglazított csavarkötések,
- vissza vannak szerelve az eltávolított biztonsági berendezések, sziták vagy szűrők,
- a karbantartási vagy javítási munkákhoz szükséges anyagok, szerszámok és egyéb felszerelések el vannak távolítva a berendezés munkaterületéről,
- az esetleg kifolyt folyadékok el lettek távolítva,
- megtörtént az összes biztonsági berendezés (például a VÉSZ-KI kapcsolók) működésének ellenőrzése, és működnek is.
- Hálózati vezetéket csak engedélyezett, vele egyenértékű vezetékre szabad kicserélni.

4.8 Környezetvédelmi előírások

A berendezéssel és a berendezésen végzendő minden munka során be kell tartani a hulladékok képződésének elkerülésére, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó törvényi előírásokat.

A nem újrahasznosítható káros anyagok, mint például a kenőanyagok vagy az akkumulátorok nem kerülhetnek a szemétkorba vagy a szennyvízbe.

A telepítési, javítási és karbantartási munkák során a vizeket veszélyeztető olyan anyagok, mint

- a kenőzsírok és kenőolajok,
- hidraulikaolajok,
- hűtőanyagok,
- oldószertartalmú tisztítószerke nem terhelhetik a talajt, és nem kerülhetnek a csatornarendszerbe!

Az ilyen anyagokat alkalmas tartályokban kell gyűjteni, szállítani, felfogni és ártalmatlanítani.



Megjegyzés

Az üzemeltetőnek biztosítani kell, hogy betartsák az adott országra vonatkozó nemzeti környezetvédelmi előírásokat.

Ez a kemence a kiszállításakor semmilyen olyan anyagot sem tartalmaz, amely szükségessé tenné a veszélyes hulladék kategóriába történő besorolást. Ennek ellenére az üzemelés

során a kemence/berendezés szigetelésében összegyűlhetnek a folyamatanyagok maradványai. Ezek az egészségre és/vagy a környezetre károsak lehetnek.

- Elektronikus alkatrészek kiszerelése és ártalmatlanítása elektromos hulladékként.
- Szigetelés kiszerelése és ártalmatlanítása veszélyes hulladékként/veszélyes anyagként (lásd a „Karbantartás, tisztítás és állagmegóvás” fejezetet – keramikus szálanyag kezelése).
- A ház ártalmatlanítása fémhulladékként.
- A fent felsorolt anyagok ártalmatlanításával kapcsolatban kérjük, forduljon a felelős ártalmatlanító üzemhez.

4.9 Általános veszélyek a berendezésen



Figyelmeztetés – Általános veszélyek!

Égésveszély áll fenn a kemenceháznál

Az ajtó fogantyú/fogantyú üzemelés közben magas hőmérsékletet érhet el, védőkesztyűt kell viselni

Becsípődés-veszély áll fenn a mozgó alkatrészeknél (ajtózsanér)

A kapcsolószeletrény (ha van) és a berendezésen meglévő kapocsdobozok veszélyes elektromos feszültség alatt állnak.

Ne helyezzen tárgyakat a kemenceház nyílásaiba, a távozó levegő furatokba vagy a kapcsolóberendezés és kemence hűtőnyílásaiba (ha vannak). Áramütés veszélye áll fenn.

Tűzveszély hosszabbító kábel alkalmazása esetén:


A csatlakoztatható tápellátással rendelkező kemence modelleknél vegye figyelembe, hogy:

Hosszabbító kábel használata esetén nem szabad túllépni a maximális elektromos terhelhetőséget. Ne használja a kemencét hosszabbító kábellel, ha nem biztos abban, hogy a földelés biztosított-e. Elosztók használata alapvetően nem engedélyezett.



Figyelmeztetés – általános veszélyek!

Semmilyen tárgyat nem szabad ráhelyezni/ráállítani a kemencére/kapcsolóberendezésre. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

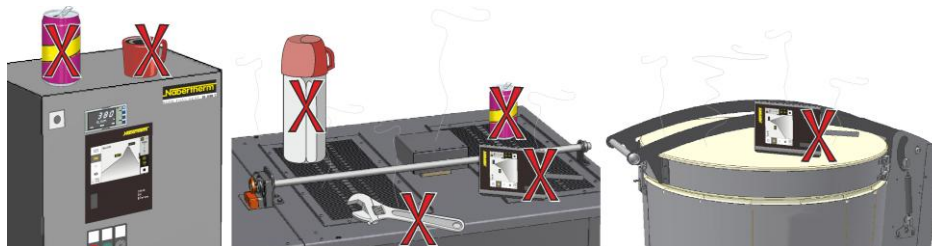

Figyelmeztetés – az implantátumokat az elektromágneses mezők befolyásolják

Nem kell az **elektromágneses mezők** okozta veszélyből kiindulni. Ettől eltérően azonban az aktív implantátumok (például szívritmus-szabályozó, inzulinpumpa) és passzív implantátumok viselőit fenyegetik veszélyek, mivel a megengedett határérték alatti térerősség befolyásolja az implantátumok működését. A rendes működését az implantátum műszaki adatai alapján megfelelő szakemberek (például foglalkozás-egészségügyi orvos) egyedi értékelésével kell biztosítani.

	 VESZÉLY	
	• Elektromos áramütés általi veszély • A hiányzó vagy nem megfelelően csatlakoztatott földelés által életveszélyes áramütés veszélye áll fenn • Ne helyezzen fémes tárgyakat, pl. hőelemeket, érzékelőket vagy szerszámokat a kemencetérbe, anélkül, hogy ezeket előzőleg szakszerűen megfelelően földelte volna. Egy villamossági szakemberrel készíttessen földelt kapcsolatot a tárgy és a kemenceház közé. A tárgyakat csak a rendeltetésszerűen erre a célra tervezett nyílásokon keresztül szabad a kemencébe helyezni.	

	 VESZÉLY
	• Veszély a hőmérsékletkorlátozón/-felügyelőn hibásan megadott lekapcsolási hőmérséklet miatt • Életveszély • Ha túl nagy hőmérséklet miatt a töltet a hőmérsékletkorlátozónak/-felügyelőnek ezen az előre beállított lekapcsolási hőmérsékletén károsodna, ill. maga a töltet veszélyt jelentene a kemencére és a környezetre, akkor a hőmérsékletkorlátozón/-felügyelőn a lekapcsolási hőmérsékletet a maximálisan megengedett értékre kell csökkenteni.

5 Szállítás, összeszerelés és első üzembe helyezés

5.1 Kiszállítás

Teljesség vizsgálata

Hasonlítsa össze a szállítási terjedelmet a szállítólevéllel és a megbízási dokumentumokkal. A hiányzó darabokról és a hibás csomagolásból vagy a szállítás során keletkezett károkról **azonnal** tájékoztassa a szállító céget és a Nabertherm GmbH céget, mert az utólagos reklamációk nem ismerhetők el.

Sérülésveszély

A berendezés megemelésékor egyes részei vagy maga a berendezés felborulhat, elcsúszhat vagy leeshet. A kemence felemelése előtt mindenkinek el kell hagynia a munkaterületet. Előírás a biztonsági cipő és sisak viselése.

Biztonsági tudnivalók

- A nem kötött pályás anyagmozgató eszközöket csak erre feljogosított személyzet kezelheti. A jármű vezetője egyedül felelős a biztonságos vezetésért és a rakományért.
- A berendezés felemelésékor ügyelni kell arra, hogy a villák vagy maga a teher ne akadhasson be szomszédos tárgyakba. A magas darabokat, mint például a kapcsolószekrényeket, daruval kell szállítani.
- Csak megfelelő teherbírású emelőeszközöket használjon
- Az emelőeszközöket csak az erre a célra megjelölt helyeken szabad elhelyezni

- Semmilyen esetben nem szabad a ráépített részeket, csővezetéseket vagy kábelcsatornákat az emelőeszköz rögzítésére használni
- A csomagolatlan részek emeléséhez használjon kötél- vagy hevederhurkokat
- A szállításhoz használt segédeszközöket csak az erre a célra szolgáló helyeken helyezze el
- A teherfelvevő és rögzítő eszközöknek meg kell felelniük a balesetvédelmi előírások rendelkezéseinek
- A teherfelvevő és rögzítő eszközök kiválasztásánál vegye figyelembe a berendezés súlyát (lásd a Műszaki adatok fejezetet)
- A nemesacélból készült részeket (a rögzítőelemeket is) tartsa külön az ötvözetlen acélból készült részekről
- A korrózióvédelmet csak közvetlenül az összeszerelés előtt távolítsa el



Figyelmeztetés - általános veszélyek!

Figyelmeztetés lengő teherre. Felemelt teher alatt tilos a munkavégzés. Életveszély áll fenn.



Megjegyzés

Vegye figyelembe a nem kötött pályás anyagmozgató eszközökre vonatkozó biztonsági tudnivalókat és balesetvédelmi előírásokat.


Szállítás targoncával

A targonca megengedett terhelhetőségére ügyeljen.

1. A kemencéink a gyárból egy fából készült szállítórekesszel lesznek kiszállítva a lerakodáshoz. A kemencét csak csomagolva, és megfelelő szállítóeszközzel szállítva lehet továbbítani, az esetleges sérülések elkerülése érdekében. A csomagolást először a felállítás helyén távolítsák el. Szállításkor ügyelni kell, hogy a kemence megfelelően biztosítva legyen elcsúszás, billenés és egyéb sérülések ellen. A szállítási és szerelési munkákhoz legalább 2 ember szükséges.

A kemencét ne tárolja nedves térben vagy a szabadban.

2. A targoncával a szállító rekesz alá álljon. Ügyeljen arra, hogy a targonca teljesen becsússzon a szállítórekesz alá. Ügyeljen a szomszédos rakományokra is.

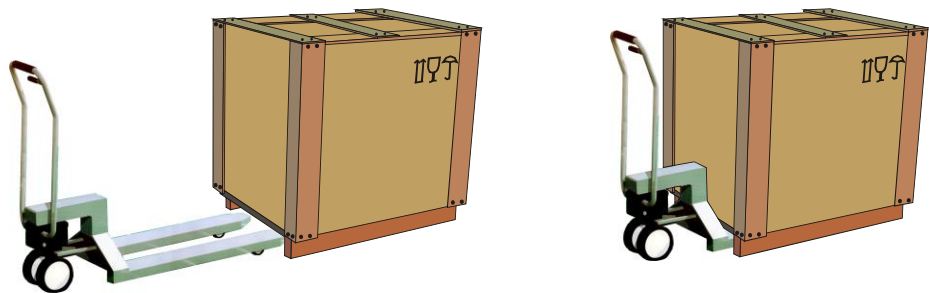

10. ábra: A targonca **teljesen** a szállító rekesz alá csúsztatva

3. A kemencét óvatosan megemelni, a súlypontra ügyelni. A kemence emelésekor ügyelni kell arra, hogy a targonca villájának csúcsa, vagy maga a teher ne maradjon érintkezésben a mellette levő rakománnyal.
4. A kemence biztos helyzetét ellenőrizni, esetleg rögzítéseket csatlakoztatni. Elővigyázatosan, lassan és alacsony pozícióban közlekedni. Ne közlekedjen lejtős úton.
5. A felállítás helyén a kemencét óvatosan letenni. Ügyeljen a szomszédos rakományokra. A hirtelen lerakást kerülni kell.

Jelmagyarázat:

A csomagok kezelésére vonatkozó szimbólumok az ISO R/780 (International Organization for Standardization) és a DIN 55402 (Deutsches Institut für Normung) szabványokban nemzetközileg egységesen rögzítve vannak.

Megnevezés	Szimbólum	Magyarázat
Törékeny áru		A szimbólumot könnyen törő árukon kell elhelyezni. Az így jelölt árukat gondosan kell kezelni, és nem szabad felfordítani vagy átkötni.
Felül		A csomagot alapvetően úgy kell szállítani, átrakodni és tárolni, hogy a nyilak mindig felfelé mutassanak. Tilos a gurítás, összehajtás, erős megbillentés vagy élére állítás és más hasonló kezelési művelet. A csomagot ugyanakkor nem kell legfelülre (on top) helyezni.
Nedvességtől óvni kell		Az így megjelölt árukat védeni kell a túl nagy páratartalommal szemben, ezért letakarva kell tárolni őket. Ha a különösen nehéz vagy terjedelmes csomagokat nem lehet csarnokokban vagy fedett helyeken tárolni, akkor ponyvával gondosan be kell takarni őket.
Itt rögzítendő		A jel csak arra utal, hogy hol kell a csomagot lerögzíteni, és nem a rögzítés módjára. Ha a szimbólumok azonos távolságra vannak a középponttól, ill. a súlyponttól, akkor a csomag azonos hosszúságú rögzítőeszközök esetén egyenesen függ. Ha nem így lenne, akkor a rögzítőeszközöket az egyik oldalon meg kell rövidíteni.

5.2 Kicsomagolás




Megjegyzés

Szállítási károk elleni védelem céljából a berendezés alaposan be van csomagolva. Ügyeljen arra, hogy az összes csomagolóanyag (a kemencekamra belsejében lévő is) el legyen távolítva. Őrizze meg a csomagolást és a szállítási biztosítót a kemence esetleges továbbküldése vagy tárolása esetére.

A kemence mozgatásához/szállításához a méretétől függően legkevesebb 2 vagy több személyre van szükség.





Viseljen kézvédőt

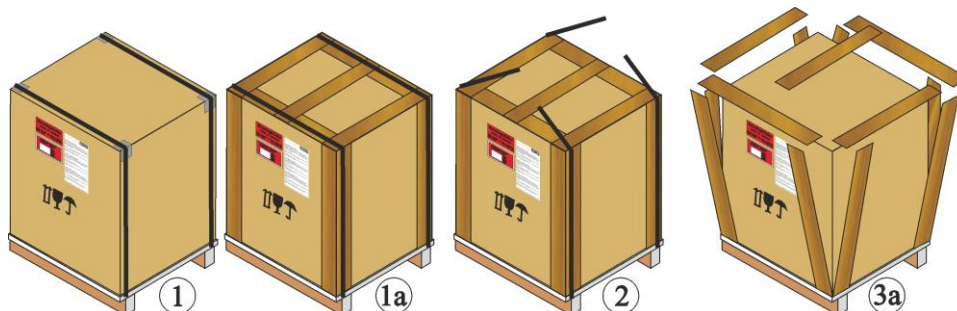

1. Ellenőrizze a szállítási csomagolást esetleges sérülések szempontjából.

2. Távolítsa el a feszítőhevedereket a szállítási csomagolásról.
3. Oldja ki a csavarokat, és távolítsa el a kartondobozt (ha van 3a)

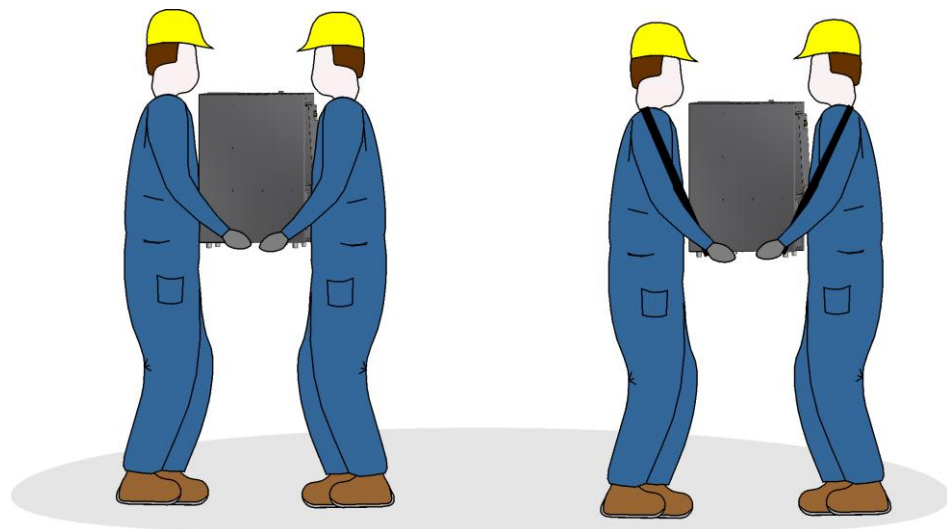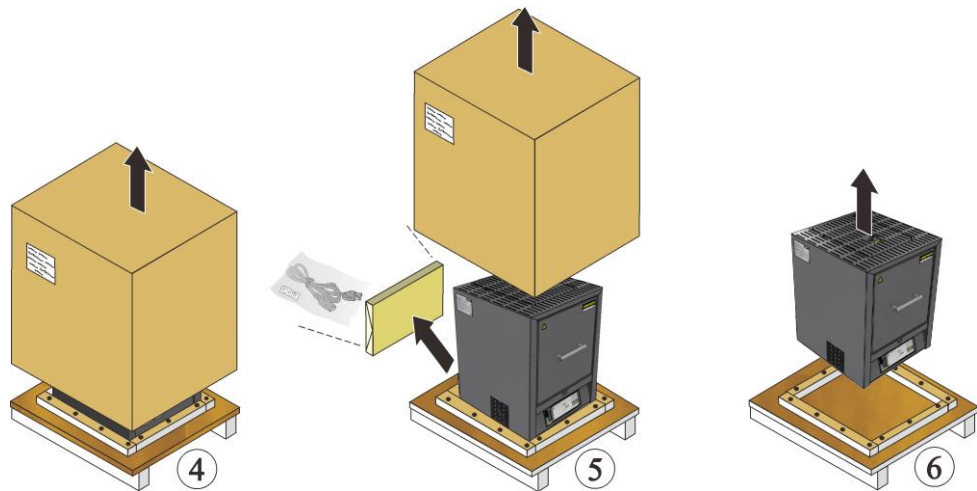

4. A szállításhoz nyúljon oldalt a kemence alá, és ügyeljen a biztonságos tartásra.
5. A 25 kg-nál nehezebb kemencéknél a szállítást legalább 2 személynek kell végeznie. Szállítóheveder használatakor csak oldalról (keresztben) helyezze be. Ügyeljen a biztonságos tartásra.

► **Megjegyzés**

Németországban figyelembe kell venni a VBG, ill. BGZ baleset-megelőzési előírásait. A mindenkori felhasználó ország nemzeti baleset-megelőzési előírásai érvényesek

► **Megjegyzés**

A csomagolást tartsa meg egy esetleges szállításhoz vagy a kemence tárolásához.

5.3 Szállítási biztosító/csomagolás

A kemence a szállítási sérülésektől megóvás érdekében szállítási biztosítóeszközzel van felszerelve, amelyet a kemence üzembe helyezése előtt el kell távolítani.

Először távolítsa el a ragasztószalagokat, majd húzza ki a szállítási biztosítóeszközöket. Húzza egy kicsit maga felé a kemenceajtót, ehhez el kell távolítani a kemence szállítási biztosítóeszközeit (lásd a következő ábrát: Szállítási biztosítóeszköz eltávolítása).



- 1 A szállítási biztosítóeszközöket felfelé vegye le
- 2 Távolítsa el a ragasztószalagokat
- 3 Kemence emelőajtó
- 4 Kemenceház
- 5 A szállítási biztosítóeszközöket lefelé vegye le

11. ábra: Szállítási biztosítóeszközök eltávolítása (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Tudnivaló

A szállítási biztosítóeszközöket tartsa meg egy esetleges szállításhoz vagy a kemence tárolásához. Ahhoz, hogy a kemenceajtó szigetelés a szállítás során ne sérüljön meg, a kemencét a fenti ábrán látható módon kell biztosítani.

Kérjük, vegye figyelembe a szigetelő tömb és a távozó levegő cső beszerelésére vonatkozó tudnivalókat, lásd „A szigetelő tömb felszerelése” fejezetet.

5.4 Építészeti és csatlakoztatási előfeltételek

5.4.1 Felállítás (a kemence felállítási helye)


A kemence felállításakor a következő biztonsági előírásokat kell figyelembe venni:

- A kemencét a biztonsági utasítások szerint száraz helyiségben kell felállítani.
- Az asztal/lerakófelület legyen egyenletes, hogy a kemence egyenes felállítása biztosított legyen. A kemencét **nem gyúlékony** alapra (tűzvédelmi osztály: A DIN 4102 – példa: beton, építési kerámia, üveg, alumínium vagy acél) kell helyezni, hogy a kemencéből kieső, forró anyag ne gyújtsa meg ezt az alapot.
- Az asztal teherbírásának tartozékokkal együtt a kemence súlyához megfelelőnek kell lennie.
- A padlóburkolatnak nem gyúlékony anyagból kell készülnie, hogy a kemencéből kieső, forró anyag ne gyújtsa meg ezt az alapot.

Felállítási hely

- Az üzemeltető felelős azért, hogy a felállítási helyen megfelelő szellőzésről és szellőztetésről gondoskodjon megfelelő távozó és bevezetett levegő szabályozás révén. Amennyiben az adagolóból gázok és gőzök távoznak, akkor a felállítási helyen gondoskodni kell megfelelő szellőzésről és szellőztetésről, ill. megfelelő füstgáz-elvezetésről. Az ügyfélnek megfelelő elszívást kell biztosítania a távozó égési levegőhöz.

- Gondoskodni kell arról, hogy a kemencében visszasugárzott meleg elvezetésre kerüljön (esetleg be kell vonni egy szellőztetési technikust).
- A szigetelés ellenére a kemence a külső oldalain hőt ad le. Szükség esetén ezt a hőt el kell vezetni **(esetleg be kell vonni egy szellőztetési technikust)**. Ezenkívül minden oldalon 0,5 m-es és a kemence felett 1 m-es minimális biztonsági távolságot (S) kell tartani a gyúlékony anyagoktól. Egyes esetekben a távolságnak nagyobbak kell lennie, hogy megfeleljen a helyi adottságoknak. **Nem gyúlékony anyagok** esetén az **oldalsó** minimális távolság 0,2 m-re csökkenthető.
- A kemencét védeni kell az időjárástól és az agresszív légkörtől. Nem vállalunk felelősséget és szavatosságot az olyan korrózió miatt fellépő károkért, amelyek amiatt keletkeznek, hogy a kemencét nedves helyiségben vagy ehhez hasonlóan állítják fel.

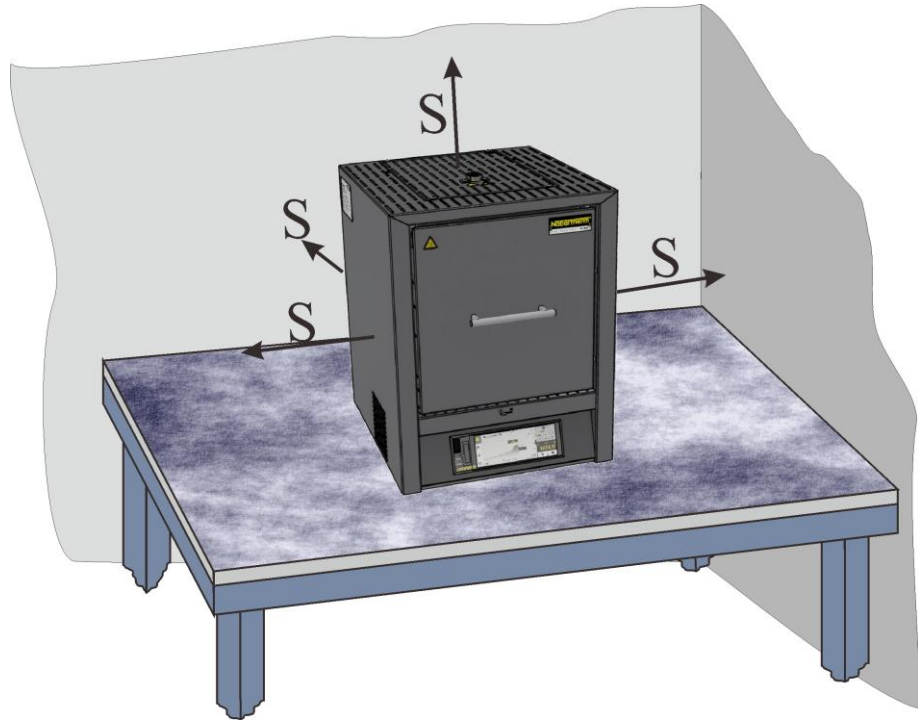

12. ábra: Minimális biztonsági távolság éghető anyagoktól (asztali modell) (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)



VESZÉLY

- Tűzveszély és az egészséget fenyegető veszély
- Életveszély
- A felállítási helyen megfelelő szellőzést kell biztosítani, hogy a fejlődő hőt és az esetleg keletkező gázokat el lehessen vezetni

Megjegyzés


A kemence üzembe helyezése előtt a kemencét lehetőség szerint 24 órán át akklimatizálni kell a felállítási helyén.

	⚠ VESZÉLY • Automata oltóberendezés használata során fellépő veszély • Életveszély a nedvességen át történő áramütés miatt, oltógáz okozta fulladás veszélye, stb. • Ha tűzoltási és épületvédelmi célra automata oltóberendezéseket, pl. sprinklerrendszereket telepítenek, akkor ezek tervezésénél és telepítésénél ügyelni kell arra, hogy működésük ne okozzon további veszélyt pl. a gyújtólángok eloltása, az edzőolaj és az oltóvíz keveredése, az elektromos berendezések működésképtelenné válása, stb. miatt.
---	---

5.5 Összeszerelés, telepítés és csatlakoztatás

5.5.1 A távozó levegő cső felszerelése

A kemence szigetelés, illetve a szigetelő tömb és a távozó levegő cső sérüléseinek elkerülése érdekében, mindkettőt külön van becsomagolva. Az üzembe helyezése előtt a szigetelő tömböt fel kell helyezni, és a távozó levegő csövet az arra tervezett nyílásba kell dugni és biztosítani. A kemencét a behelyezett szigetelő tömb és a felszerelt távozó levegő cső nélkül nem szabad üzembe helyezni.

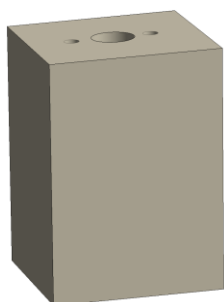

Szigetelő tömb




Távozó levegő cső

13. ábra: A szállítási csomag tartalmazza (az ábrához hasonlóan)

A távozó levegő cső védőlemezének leszerelése

Először oldja ki a csavarokat megfelelő szerszámmal a távozó levegő cső védőlemezéről. A csavarokat és a védőlemez a későbbi használathoz biztonságos helyen kell őrizni (húzza ki a hálózati csatlakozót).

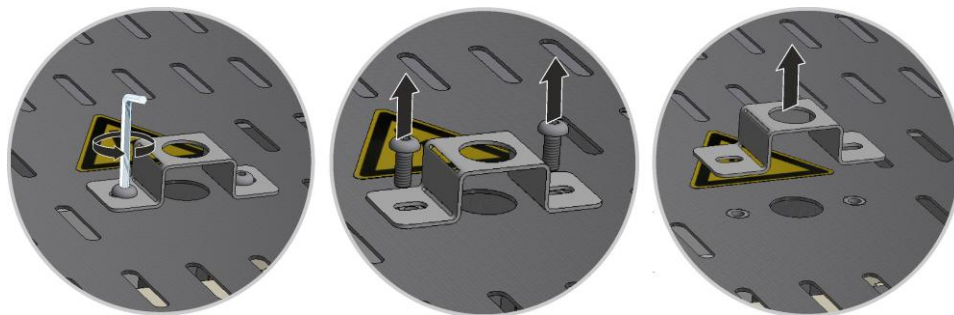

14. ábra: Védőlemez leszerelése a távozó levegő csőről (az ábrához hasonlóan)

A felső burkolat kioldása a kemenceházzól

A burkolaton körben lévő csavarokat megfelelő szerszámmal ki kell oldani, és a későbbi használathoz biztonságos helyen kell tárolni.

A csavarok pozícióinak száma kemence modellenként eltérő lehet. Kemence modelltől és felszereltségtől függően a képi ábrázolás eltérő lehet.

A burkolatot puha alátétre (például habanyagra) kell helyezni.


Ügyeljen a hátfal kapcsán lévő védő-földelőkábelére, ha van. Esetleg le kell szerelni a kábelt a kapocsról.



15. ábra: Burkolat leszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Szigetelő tömb beszerelése

Óvatosan távolítsa el a csomagolást a szigetelő tömből. A szigetelő tömböt helyezze a kemence tetején meglévő lyukra. Ügyeljen arra, hogy a két felső furatnak (A) párhuzamosnak kell lennie a felső kemenceházzal.

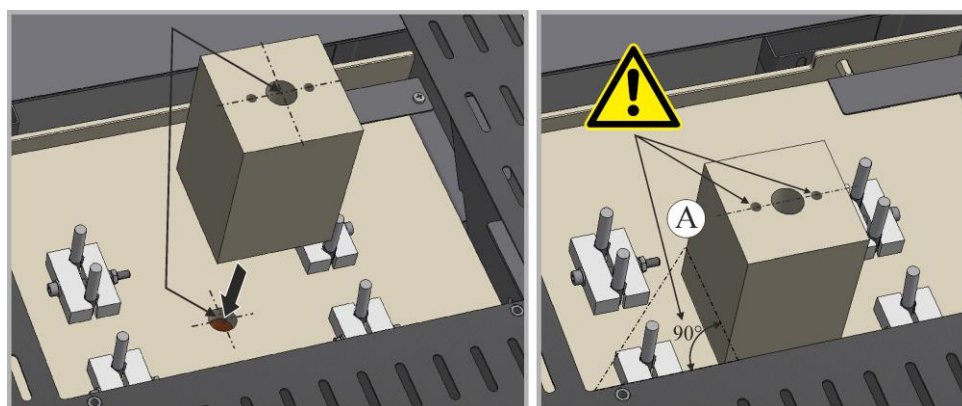

16. ábra: A szigetelő tömb beszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

A burkolat felhelyezése és felszerelése


Helyezze fel a burkolatot a kemenceházra, és az imént kioldott csavarokkal húzza meg szorosan.



17. ábra: A burkolat felszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Távozó levegő cső felszerelése

Tolja be a távozó levegő csövet az arra tervezett nyílásba. A távozó levegő cső fejének a kemence fedelére fel kell feküdnie. Szerelje vissza a távozó levegő cső védőlemezt az imént kioldott csavarokkal.

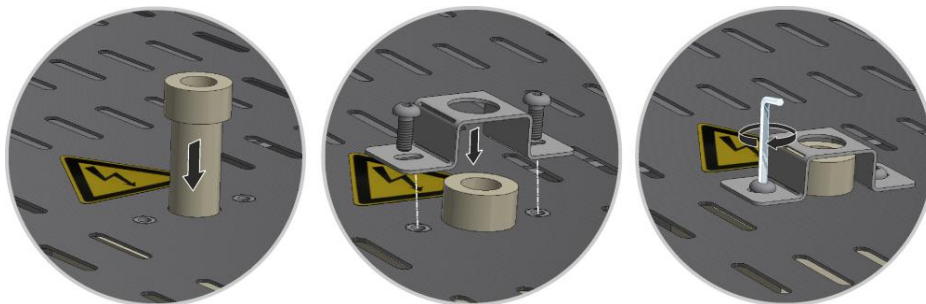

18. ábra: A távozó levegő cső felszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

► **Megjegyzés**

Ügyelni kell arra, hogy ne lógjon ki, és ne szoruljon be kábel. Ügyeljen az éles szélű felületekre.

► **Útmutató**

Minden csavarkötést és dugós csatlakozót szabályszerűen ellenőrizni kell.


5.5.2 Füstgáz elvezetés

Javasoljuk, hogy csatlakoztasson elvezető csővezést a kemencéhez, és a füstgázokat megfelelően vezesse el.

Levezetőcsőként használható egy kereskedelemben kapható fém NW80 – NW120 füstgázcső. Folyamatosan emelkedve kell elhelyezni, és a falra vagy a mennyezetre kell rögzíteni.

A csövet a kemence elszívó kéménye felett középre kell pozicionálni

A füstgázcsövet nem szabad szorosan a kéménycsőhöz szerelni, mivel különben nem jön létre a bypass hatás. Ez azért szükséges, hogy a rendszer ne szívjon túl sok friss levegőt a kemencén keresztül. Javasoljuk, hogy a távozó levegőt kéménnyel keresztül vezessék el.

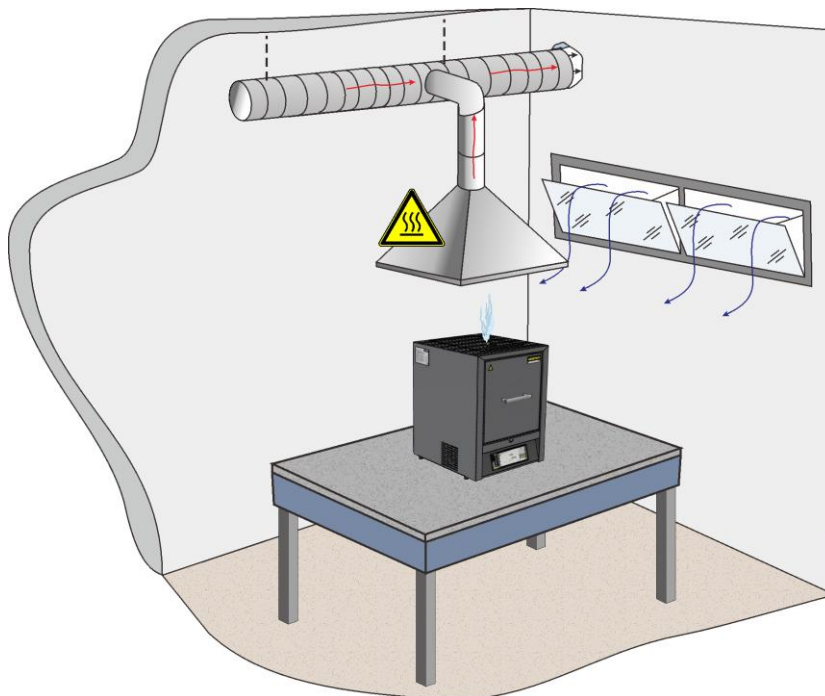

19. ábra: Példa: Elvezető csővezés szerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)



Útmutató

Az égésgázokat csak akkor szabad elvezetni, ha a helyiséget egy megfelelő bemenő levegő nyíláson keresztül kiszellőztetik.




Megjegyzés

A távozó gáz elvezetéséhez az ügyfélnek meg kell bontania a tetőt és/vagy a falat. A távozó gáz elvezetésének méretét és kivitelét szellőzéstechnikai szakembernek kell meghatározni. A mindenkor alkalmazó ország nemzeti előírásai érvényesek.

5.6 Bevezetett levegő kar

A bevezetett levegő mennyiségét a bevezetett levegő karnál lehet beállítani. A bevezetett levegő kar az ajtó alsó oldalán vagy az ajtó oldalán található. Az állást a kar mellett, ill. a karon található szimbólumok magyarázzák el.

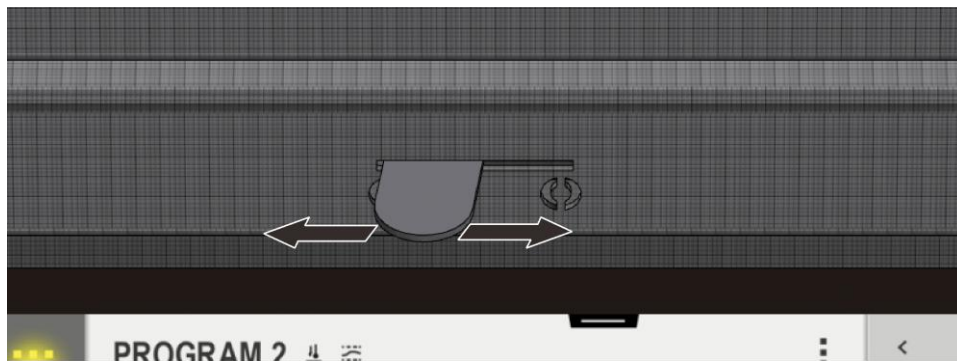

20. ábra: Bevezetett levegő kar (az ábrához hasonlóan)



A bevezetett levegő
kar **max. nyitva**



A bevezetett levegő kar
zárva

21. ábra: Friss levegő adagolás szabályozása (szimbólumok)



Megjegyzés

Nyitott bevezetett levegő emelővel bizonyos körülmények között romlik a hőeloszlás a kemencetérben.



Megjegyzés

Nyitott bevezetett levegő karnál szárításhoz vagy gyorsabb hűtéshez friss levegőt vezetnek a kemencetérbe. Ügyeljen arra, hogy a bevezetett levegő kart szárítás után zárja le, hogy szinterezésnél jó hőeloszlást érjen el.

A cirkon gyártójának alkalmazási utasításait mindig figyelembe kell venni az áru sérüléseinek elkerülése érdekében, például a túl gyors lehűlési idők miatt.


5.7 Csatlakoztatás az elektromos hálózatra

A szükséges teljesítéseket, például a felállítási felület teherbírását, az energia (elektromosság) rendelkezésre bocsátását telephelyileg kell elvégezni.

- A kemencét a rendeltetésszerű használatnak megfelelően kell felállítani. A hálózati csatlakozások értékeinek meg kell felelniük a kemence típustábláján lévő értékekkel.
- A hálózati csatlakozónak a kemence közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Nem tartja be a biztonsági követelményeket, ha a kemence nem védőföldelt hálózati csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva.
- Nem szabad hosszabbító kábeleket vagy elosztókat használni.
- A hálózati kábel nem lehet sérült. Ne tegyen tárgyakat a hálózati kábelre. A kábelt úgy fektesse le, hogy ne lehessen rálépni, vagy benne megbotlani.
- A hálózati kábelt csak ugyanennek megfelelő kábellel szabad kicserélni.
- A kemence összekötő vezetékének védett lerakását biztosítani kell.


Útmutató

Az áramellátás csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsoló „KI“, ill. „0“ állásban legyen.

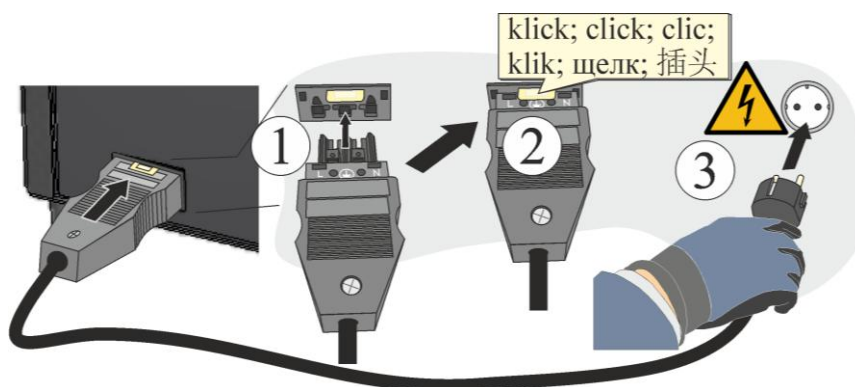

22. ábra: Modelltől függ (a mellékelt hálózati kábel a szállítási terjedelem része) (az ábrához hasonlóan)

1. A szállítási terjedelembe található bekötővezeték a „Snap-In kuplunggal“ a kemence hátsó falához, ill. oldalához csatlakoztassa.
2. Most csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt a hálózati csatlakozóhoz. Az áramellátáshoz csak védőföldelt hálózati aljzatot használjon.

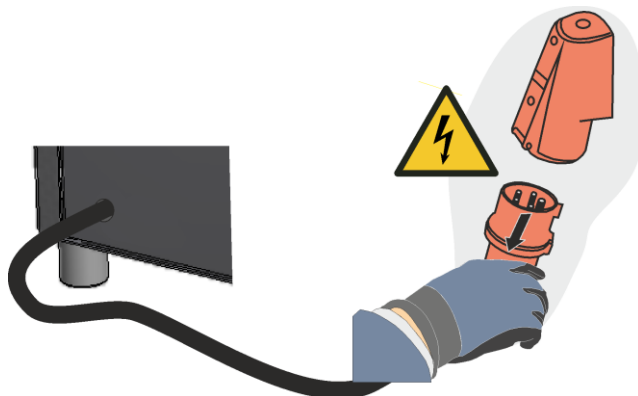

23. ábra: Modelltől függ (CEE/NEMA-csatlakozódugó) (az ábrához hasonlóan)

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóhoz. Az áramellátáshoz csak megfelelő védőföldelt hálózati csatlakozóaljzatot használjon.
Ellenőrizze a földellenállást (a VDE 0100 szerint); lásd a baleset-megelőzési előírást is.
Elektromos berendezések és üzemi eszközök a DGUV V3 szerint.

Hálózati csatlakoztatás hálózati vezeték nélkül:

A hálózati vezeték fix csatlakozóként a kapcsolószekrényben vagy az előkészített kapcsolókhoz, vagy külön kapcsolóberendezés nélküli modelleknél közvetlenül a főkapcsolóhoz kell csatlakoztatni. Itt figyelembe kell venni a típustáblán a hálózati feszültségre, az áramfajtára és a max. teljesítményfelvételre megadott adatokat.

A létrehozandó hálózati csatlakozás biztosítása és keresztmetszete a környezeti feltételektől, a vezeték hosszától és a fektetés módjától függ. Ezért az elkészítés módját villamossági szakembernek kell meghatároznia a felállítás helyén.

- A hálózati kábel nem lehet sérült. Semmilyen tárgyat ne helyezzen a hálózati kábelre. Úgy fektesse le a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, és ne lehessen megbotlani benne.
- A hálózati vezeték csak engedélyezett, vele egyenértékű vezetékre szabad kicserélni
- Biztosítani kell a kemence összekötő vezetékének védett lefektetését

A kivitelnek mindenkor meg kell felelnie a régióban érvényes szabványoknak és rendelkezéseknek.

Gondoskodjon a megfelelő védővezeték csatlakoztatásáról.

Több fázis esetén a fázisokat jobbra forgó mezőkként, L1, L2, L3 sorrendben kell csatlakoztatni.

Az első bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy **jobbra forog-e a motor mágneses mezője**. Ez a berendezés kifogástalan működésének előfeltétele.



Útmutató

A mindenkor felhasználó ország hatályos nemzeti előírásai érvényesek.



Figyelmeztetés – veszély elektromos áram miatt!

Az elektromos felszerelésen csak szakképzett és arra feljogosított villamossági szakembernek szabad munkát végeznie.

FIGYELEM									
	• Veszély nem megfelelő hálózati feszültség miatt • A készülék károsodása • Csatlakoztatás és üzembe helyezés előtt ellenőrizze a hálózati feszültséget • Hasonlítsa össze a hálózati feszültséget a típustáblán lévő adatokkal								
	 Nabertherm GmbH Bismarckstr. 29, 29865 Lilienthal/Bremen, Germany Tel: +49 (0)4298 922-0, Fax: +49 (0)4298 922-129 email: info@nabertherm.de www.nabertherm.com <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> CE								



VESZÉLY

- Tűzveszély és az egészséget fenyegető veszély
- Életveszély
- A felállítási helyen megfelelő szellőzést kell biztosítani, hogy a fejlődő hőt és az esetleg keletkező gázokat el lehessen vezetni

5.8 Az alaplemez (tartozék) behelyezése

Óvatosan helyezze a behelyezhető lemez(ek)e)t* (a behelyezhető lemezek mennyisége a kemence modelltől függ) középen elosztva a kemence aljára. A behelyezhető lemez(ek) behelyezésekor arra kell ügyelni, hogy az ajtóperem, valamint a fűtőelemek ne sérüljenek. A behelyezhető lemez(ek) behelyezésekor semmiképpen ne érjen a fűtőelemekhez, mert ez a fűtőelemek megrongálódását okozhatja.

A kemence alja kiváló minőségű tűzálló anyagból áll, azonban ez az anyag rendkívül érzékeny ütődésre, ill. nyomásra.

Egyes modelleket alapértelmezetten egy behelyezhető lemezzel szállítjuk a puha kemence alj sérüléseinek megelőzése érdekében. A Nabertherm nem vállal felelősséget a kemence aljának sérüléseiért (például lenyomatok), ha nem ezeket a behelyezhető lemez(ek)e)t használják*. A sérült behelyezhető lemez(ek)e)t azonnal újra kell cserélni (lásd a „Pót- és kopóalkatrészek” fejezetet).

A töltetet lehetőleg a kemencetérben a kemence alján középre kell pozicionálni. Ez egyenletes felmelegedést biztosít.


A megrakás után a kemenceajtót óvatosan be kell zárni.

*A szállítási terjedelemben kivétel szerint/kemence modell



Megjegyzés

Ügyeljen arra, hogy a kemence aljának terhelése nem haladhatja meg a 2 kg/dm²-t.

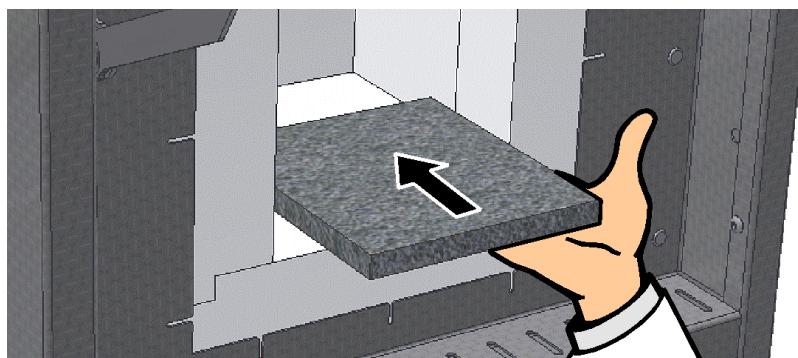

24. ábra: A kerámia behelyezhető lemezek behelyezése (a szállítási terjedelemben kivétel/kemence modell szerint) (az ábrához hasonlóan)

5.9 Első üzembe helyezés

A berendezést csak ilyen szakképzettséggel rendelkező személyek helyezhetik üzembe a biztonsági tudnivalók figyelembevételével.

Olvassa el a „Biztonság” című fejezet is. A berendezés üzembe helyezése során feltétlenül figyelembe kell venni a következő biztonsági tudnivalókat – ezáltal elkerülhetők az életveszélyes személyi sérülések, a berendezés károsodása és a környezetet érő károk.

Győződjön meg arról, hogy figyelembevételre és betartásra kerülnek a vezérlő útmutatójában ismertetett útmutatások és tudnivalók.

A berendezést csak a rendeletetésének megfelelően szabad használni.

Győződjön meg arról, hogy csak illetékes személyek tartózkodnak a gép munkaterületén, és senkit nem veszélyeztet a berendezés üzembe helyezésével.

Ellenőrizze az első indítás előtt, hogy az összes szerszám, idegen darab és szállítási biztosító el lett távolítva a berendezésből.

Üzembe helyezés előtt aktiváljon minden biztonsági berendezést (hálózati kapcsoló, VÉSZ-KI gomb, ha van).

A hibásan bekötött csatlakozók tönkreteszhetik az elektromos/elektronikus alkatrészeket.

Vegye figyelembe a veszélyeztetett alkatrészekkel kapcsolatos különleges védőintézkedéseket (pl. földelés ...).


A hibás csatlakoztatások a berendezés nem várt elindulását okozhatják.

A berendezés bekapcsolása előtt tájékozódjon a hibák vagy vészhelyzet esetén követendő viselkedésről.

Ellenőrizze az első indítás előtt az elektromos csatlakozásokat és az ellenőrző kijelzőket.

A kemencébe behelyezett anyagokról tudnia kell, hogy képesek-e a szigetelés, ill. a fűtőelemek károsítására vagy tönkretételére. A szigetelésre nézve káros anyagok a következők: alkáliák, alkáli földfémek, fémgőzök, fémoxidok, klórvegyületek, foszforvegyületek és halogének.

5.9.1 Molibdén-diszilicid (MoSi_2) fűtőelemek

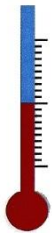

A fűtőelemeket védő oxidréteg létrehozásához a kemencét először **kb. 5 óra alatt 100 °C-kal (202 °F) a maximális hőfok alá kell felfűteni** (Példa: ha a kemencét kb. 1750 °C (3182 °F) maximális hőmérsékletre méretezték, akkor a vezérlésben kb. 1650 °C (3002 °F) hőmérsékletet kell megadni.

Ezt a hőmérsékletet azonban csak 5 óra elteltével szabad elérni. A megadott hőmérsékletet (a példában: 1650 °C (3002 °F)) kb. 5 óráig tartani kell. Ezt a folyamatot az üzembe helyezésnél, a fűtőelemek cseréjekor, ill. az oxidréteg regenerálásánál kell elvégezni.

A kemence első felfűtése közben kellemetlen szag keletkezhet, amit a szigetelésben levő kötőanyagok kiégése okoz. Javasoljuk, hogy a kemence első felfűtésekor a kemence helyiségében biztosítsanak jó szellőzést. A kemencét hagyni kell természetes úton visszahűlni szobahőmérsékletre.

Kémiai ellenálló képesség:



A molibdén-diszilicid (MoSi_2) fűtőelemekkel fűtött kemencék maximális kemencetér hőmérséklete 1600, 1750 vagy 1800 °C lehet. A maximális kemencetér hőmérséklet levegőn történő üzemelésre vonatkozik. 800 °C fölötti hőmérsékleten egy szilíciumdioxid réteg képződik a fűtőelemek felületén, ami a további oxidációtól védi azokat.

Alacsonyabb hőmérsékleteken nem képződik ilyen védőréteg. Az elemek nem védett felületén 550 °C körül a molibdén és a szilícium oxidációja megy végbe. Ekkor egy sárgás, főként molibdénoxidból (MoO_3) álló por keletkezik. Ennek a kémiai reakciónak nincs hátrányos kihatása a fűtőelemek teljesítményére.

Nem éghető védőgázok használata esetén a kemencetér max. megengedett hőmérséklete 100 °C-kal (212 °F) **alacsonyabb**. Formálógázok (95/05 N_2/H_2 , ill. 98/02 Ar/H_2) alkalmazása esetén rendszeres oxidációs égetés szükséges, ezért a fűtőelemek és a szigetelés kopása fokozott mértékű.

Ellenállóképesség fémekkel és oxidokkal szemben:

Alapvetően a fűtőelemek soha sem érintkezhetnek szilárd anyagokkal.

Fémek:

Oxidáló atmoszférában a legtöbb fém revésedik. (hő hatására oxidáló atmoszférában oxid képződés történik). Ez a fémoxid a fűtőelem szilíciumoxidjával reagálni tud, és ez a fűtőelem élettartamát lecsökkenti. Ha a kemencét fémek olvasztásához használják, ügyelni kell arra, hogy a kemencetér védve legyen fröccsenő fémtől, szennyeződésektől és gőzöktől, amelyek az olvasztási folyamat során képződnek (különösen az olvasztó anyagok révén). A fémoxidok a kemence szigetelését is erősen megtámadják.

Alkáliák:

Az alkáli tartalmú vegyületek megtámadhatják a fűtőelemeket. Ezen kívül az alkáli vegyületek a szigetelés gyors tönkremeneteléhez vezetnek.

Kerámia:

A kerámia tönkre teheti a fűtőelemeket közvetlen érintkezés esetén. Ezen kívül a kerámiából származó sók és oxidok reagálhatnak a fűtőelem szilíciumdioxid tartalmával, és az élettartamot csökkenthetik.

Üveg:

Ha üveget olvasztanak, akkor a kemence atmoszférájába az adott üvegtől függő szennyeződések kerülhetnek. Ezek az alkotóelemei többnyire ömlesztő anyagként hatnak a szilíciumdioxid rétegre. Ezáltal a viszkozitás lecsökken, és a szilíciumdioxid lassan lefolyik a fűtőelemekről. Azonban azonnal új szilíciumoxid réteg képződik, így jelentéktelen az élettartamot csökkentő hatása. Ezen kívül az üveg, fajtájától függően erősen megtámadhatja a szigetelést.



Megjegyzés

A kemence üzembe helyezése előtt a kemencét lehetőség szerint 24 órán át akklimatizálni kell a felállítási helyén.



Megjegyzés

A maximális hőmérsékleten való tartós üzemelés erősebb kopást okozhat a fűtőelemekben, szigetelőanyagokban és fém komponensekben. Javasoljuk, hogy a **maximális hőmérséklet alatt kb. 50 °C-kal** dolgozzon.



Megjegyzés

Az égetési segédesszközökre vonatkozó biztonsági utasításokat (szintertálat, töltettartók stb.) az „Egymásra rakható töltettartók” fejezetben be kell tartani.




Figyelmeztetés – áramütés veszélye!

A kezelő és a kemence védelme érdekében a fűtőprogramot alapvetően be kell fejezni, amikor a kemencét feltöltik. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén áramütés veszélye áll fenn.

Repedések a szigetelésben


A kemence szigetelése magas minőségű tűzálló anyagokból készült. A hőtágulás következtében azonban már néhány égetési ciklus után repedések jelenhetnek meg a szigetelésben. Ezeknek azonban nincs befolyásuk a kemence működésére, Ezek a megjelenési formák nem alapoznak meg reklamációt.

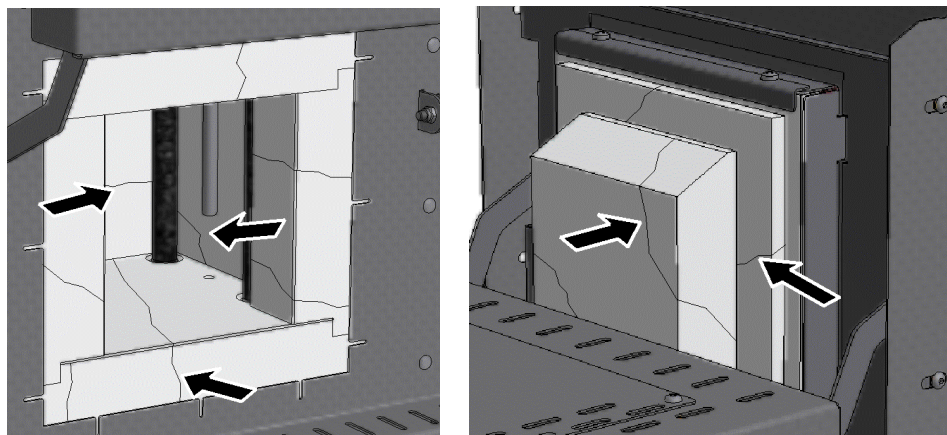

25. ábra: Példa: Repedések a szigetelésben néhány felfűtési ciklus után (az ábrához hasonlóan)

A kemence első üzembe helyezésekor és többszöri felfűtésekor a fűtőelemek deformálódhatnak.

A molibdén-diszilikidból álló fűtőelemeknél fizikailag meghatározott, hogy deformálódhatnak. Ez a jelenség nem befolyásolja a kemence minőségét vagy minőségét, és ezért nem ad okot reklamációra.

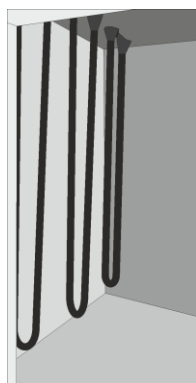

Az első üzembe helyezés előtt



Az első üzembe helyezés után, ill. néhány felfűtési fázis után.

26. ábra: Példa: A molibdén-diszilikidból álló fűtőelemek (az ábrához hasonlóan)

5.10 Betöltés/adagolás

A kemenceajtót óvatosan kell kinyitni.

Csak olyan anyagokat szabad használni, amelyek tulajdonságai és olvadáspontjai ismertek. Esetleg vegye figyelembe az anyagok biztonsági adatlapjait.

A kemence megrakásánál arra kell ügyelni, hogy az ajtóperem, valamint a fűtőelemek ne sérüljenek. A kemence megrakásakor semmiképpen ne érjen a fűtőelemekhez, mert ez a fűtőelemek megrongálódását okozhatja.

A töltetet lehetőleg a használható térben a kerámia behelyezhető lemezre kell pozicionálni. Ez egyenletes felmelegedést biztosít.

Ha nagyon sok anyagot helyeznek a kemencetérbe, akkor a felmelegedési idő lényegesen hosszabb lehet.

Ha téglát használ, akkor ügyeljen arra, hogy az olvadt anyagot óvatosan töltsse bele a tégelybe. A tégely érzékeny lökésre és ütésre. A fémek melegítés hatására gyorsabban és

erősebben tágnak, mint a tégely. Pontosán tartsa be a tégely gyártójának az olvasztótégely ápolásához és kezeléséhez adott javaslatait.

A megrakás után a kemenceajtót óvatosan be kell zárni. A kemenceajtót óvatosan zárja be, nehogy a szigetelés megsérüljön. Ügyeljen arra, hogy az ajtó megfelelően legyen bezárva.

A kemencét lehetőség szerint forró állapotban **nem** szabad kinyitni. Ha magas hőmérsékleten mégis ki kell nyitni, akkor azt a lehető leggyorsabban kell megtenni. Ügyelni kell a megfelelő védőruházatra és a helyiség szellőzésére, lásd a „Biztonság” fejezetet.

A nemesacél lemez elszíneződhet (különösen a forró állapotban való kinyitásakor), de a kemence működését nem befolyásolja.

További óvintézkedések

Tartsa távol az olyan tárgyakat a kemencétől, mint pl. teáskannák, palackok.




Figyelmeztetés – áramütés veszélye!

A kezelő és a kemence védelme érdekében a fűtőprogramot alapvetően be kell fejezni, amikor a kemencét feltöltik. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén áramütés veszélye áll fenn.


5.10.1 Egy másra rakható töltettartók (tartozék)

Adagoláshoz a Nabertherm speciális adagoló edényeket kínál.

A kemencetér optimális kihasználásához az árut kerámia töltettartóba helyezik. Legfeljebb három töltettartó helyezhető a kemencébe. A töltettartók nyílásokkal vannak felszerelve a jobb szellőzés érdekében. A felső tál kerámia fedéllel lezárható.

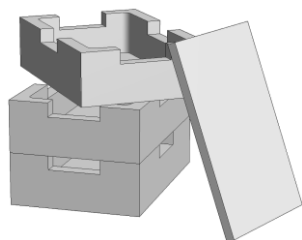


Megrakás legfeljebb három szintig

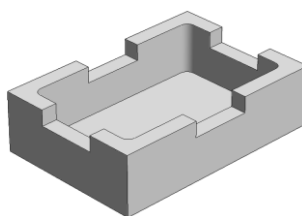

Töltettartó

Cikkszám: 699000279

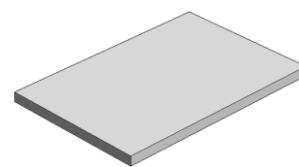

Töltettartó fedele


Cikkszám: 699000985

27. ábra: Töltettartó fedéllel



Útmutató

A fent leírt égetési segédeszközök hideg állapotban történő berakásra és kiszedésra alkalmasak. Forró állapotban történő kiszedés nem megengedett.

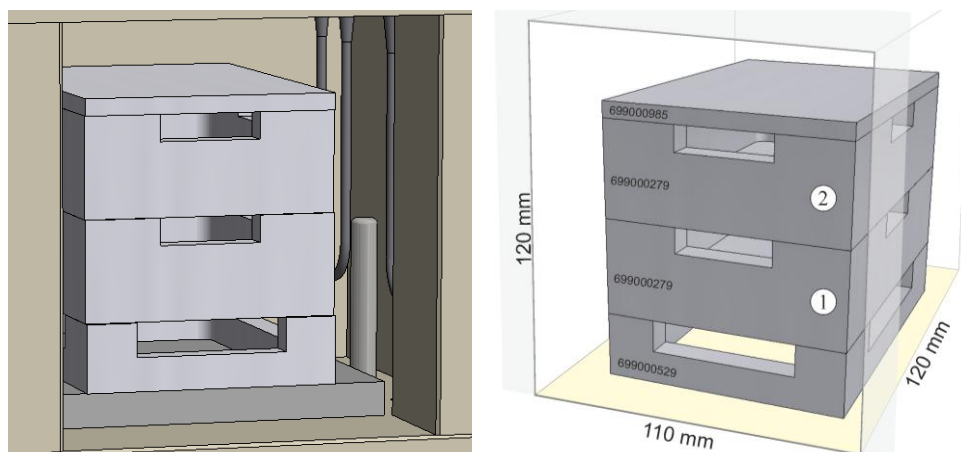

28. ábra: Biztonságos megrakás legfeljebb **2 szintig** (az ábrához hasonlóan)

A töltet egyenletes melegedésének biztosításához az alsó töltettartót középen kell elhelyezni az alaplemezen (kerámia behelyezhető lemez).

A megrakásnál arra kell ügyelni, hogy az ajtóperem, valamint a fűtőelemek ne sérüljenek. Semmiképpen ne érjen a fűtőelemekhez, mivel ez a fűtőelemek megrongálódását okozhatja.

A megrakás után a kemenceajtót óvatosan be kell zárni. A kemenceajtó szigetelése a töltettartó(ka)t nem nyomhatja a kemencetérbe.




Figyelmeztetés – áramütés veszélye!

A kezelő és a kemence védelme érdekében a fűtőprogramot alapvetően be kell fejezni, amikor a kemencét feltöltik. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén áramütés veszélye áll fenn.

6 Kezelés

6.1 Vezérlő

B510/C550/P580

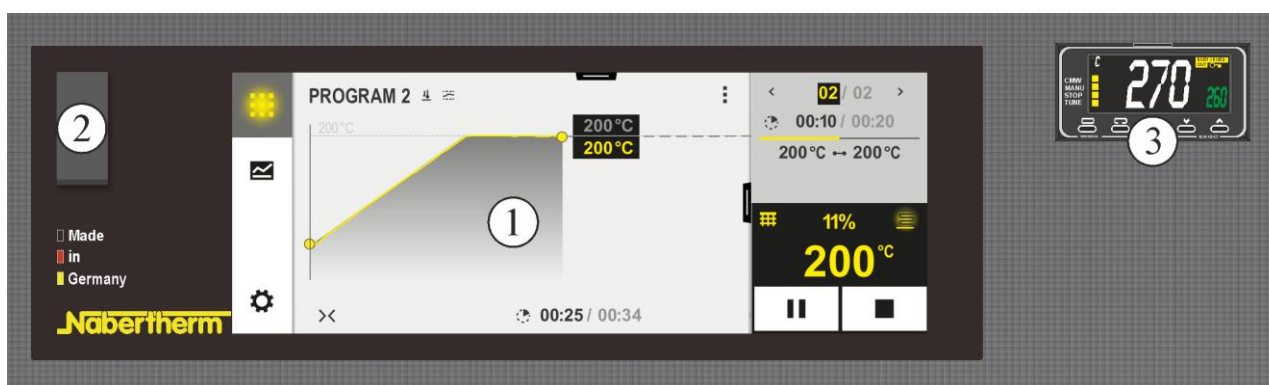

29. ábra: B510/C550/P580 kezelőmező (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Sz.	Leírás
1	Kijelző
2	USB interfész pendrive-hoz
3	Hőmérséklet-választási határoló (opcionális)



Megjegyzés

A hőmérsékletek, idők értékének megadását, valamint a kemence „indításának” leírását lásd a külön kezelési útmutatóban.

6.2 Kezelő-, kijelző- és kapcsolóelemek (kivitel szerint)

6.2.1 Vezérlő/kemence bekapcsolása

Vezérlő bekapcsolása		
Folyamat	Kijelző	Megjegyzések
Hálózati kapcsoló bekapcsolása		Állítsa a hálózati kapcsolót „I” állásba. (Hálózati kapcsoló típusa felszereltség/kemence modell szerint)
Megjelenik a kemence státusz. Pár másodperc után megjelenik a hőmérséklet		Amennyiben a hőmérséklet megjelenik a vezérlőn, akkor a vezérlő üzemkész.

6.2.2 Vezérlő/kemence kikapcsolása

Vezérlő kikapcsolása		
Folyamat	Kijelző	Megjegyzések
Hálózati kapcsoló kikapcsolása		Állítsa a hálózati kapcsolót „O” állásba. (Hálózati kapcsoló típusa felszereltség/kemence modell szerint)

A kifogástalan működéshez szükséges összes beállítás már a gyárban megtörténik.



Megjegyzés

A hőmérsékletek, idők értékének megadását, valamint a kemence „indításának” leírását lásd a külön kezelési útmutatóban.



Megjegyzés

A maximális hőmérsékleten való tartós üzemelés erősebb kopást okozhat a fűtőelemekben, szigetelőanyagokban és fém komponensekben. Javasoljuk, hogy a **maximális hőmérséklet alatt kb. 50 °C-kal** dolgozzon.

7 Karbantartás, tisztítás és állagmegóvás



Figyelmeztetés – Általános veszélyek!

Tisztítási, kenési és karbantartási munkákat csak feljogosított szakemberek végezhetnek a karbantartási utasítások és baleset-megelőzési előírások figyelembe vételével. Javasoljuk hogy a karbantartást és helyreállítást a Nabertherm GmbH szervizével végeztesse el. Amennyiben nem tartják be őket, sérülés, halál vagy jelentős anyagi kár veszélye fenyeget.



Figyelmeztetés – elektromos feszültség által okozott veszély!

Az elektromos felszerelésen végzett munkákat csak szakképzett és felhatalmazott villamos szakszemélyzet végezheti el.



A karbantartási munkák alatt a kemencét és/vagy a kapcsolóberendezést a véletlen üzembe helyezés ellen feszültségmentesre kell kapcsolni. Biztonsági okokból húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

A kezelők csak olyan zavarokat háríthatnak el önállóan, amelyek nyilvánvalóan kezelési hibákra vezethetők vissza!

Meg kell várni, amíg a kemencetér és az alkatrészek szobahőmérsékletre hűlnek.

Rendszeres időközönként szemrevételezéssel ellenőrizni kell a kemence sérüléseit.

Ezenkívül a kemence belső terét szükség esetén meg kell tisztítani (pl. porszívózással)

Figyelem: Közben ne ütközzön a fűtőelemekbe, nehogy eltörjenek.

A kemencén végzett munkák alatt a kemencét és a munkaterületet kiegészítőleg friss levegővel kell szellőztetni.

A karbantartási munkák alatt eltávolított védőberendezéseket a munkák után vissza kell szerelni, és ellenőrizni kell.

Figyelmeztetés mozgó terhekre a munkahelyen (pl. daruk). Tilos mozgó terhek alatt dolgozni (pl. megemelt kemence, kapcsolóberendezés).

A biztonsági kapcsoló, valamint az esetlegesen meglévő végálláskapcsoló működését időközönként ellenőrizni kell (a DGUV 3. előírása, vagy a mindenkori felhasználó ország megfelelő nemzeti előírásai szerint).

A kemence kifogástalan hőmérséklet-szabályozásának biztosításához a hőelem sérüléseit minden folyamat előtt ellenőrizni kell.

Az elemtartó csavarjait (lásd a „Fűtőelem cseréje“ fejezetet) esetleg meg kell húzni. E munkák előtt a kemencét és/vagy a kapcsolóberendezést feszültségmentesíteni kell (húzza ki a hálózati csatlakozót). Az előírásokat (DGUV 3. előírása vagy a mindenkori felhasználó ország megfelelő előírásait be kell tartani).

A kapcsolóberendezésben egy vagy több kontaktor található. Ezen kontaktorok érintkezői kopóalkatrészek, és ezért rendszeresen karban kell tartani, ill. cserélni kell őket (DGUV 3. előírása, vagy a mindenkori felhasználó ország megfelelő nemzeti előírásai).

A kapcsolóberendezés (ha van) szekrényben található szellőzőrácsok beépített szűrőbetétekkel. Ezeket rendszeres időközönként meg kell tisztítani, ill. ki kell cserélni a kapcsolóberendezés kellő szellőzésének és szellőztetésének biztosításához! Az olvasztási üzem alatt a kapcsolószekrény ajtaját alapvetően fixen le kell zárni.

7.1 A kemence szigetelése



A szigetelésen végzett munkálatok esetén vagy az alkatrészek cseréjénél a kemencetérben a következő pontokat kell figyelembe venni:

Javításnál vagy bontási munkálatoknál szilikonos porok szabadulhatnak fel. A kemencében hőkezelt anyagoktól függően további szennyeződések lehetnek a szigetelésben. Az egészséget fenyegető lehetséges veszélyek kizárása érdekében a szigetelésen végzett munkálatoknál a porterhelést a minimumra kell csökkenteni. Számos országban ehhez határértékek vannak meghatározva a munkahelyen. További információkért érdeklődjön az országa megfelelő törvényes előírásairól.

A porkoncentrációt a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. A porokat elszívóberendezéssel vagy nagy teljesítményű szűrővel (HEPA – H kategória) rendelkező porszívóval kell felfogni. Meg kell akadályozni, hogy a por például huzat által felkavarodjon. Sűrített levegőt és kefét nem szabad a tisztításhoz használni. A felhalmozódott port be kell nedvesíteni.

A szigetelésen végzett munkálatoknál FFP2 vagy FFP3 szűrővel rendelkező védőálarcot kell viselni. A munkaruházat teljesen fedje el a testet, és legyen laza. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. A beszennyeződött ruházatot levétel előtt HEPA szűrővel rendelkező porszívóval tisztítsa meg.

Ne érintkezzen a bőrrel, és ne kerüljön a szembe. A rostszálak a bőrrel érintkezve, a vagy szembe kerülve mechanikus irritációt okozhat, mely által bőrpír és viszketés léphet fel. A munkálatok elvégzése után vagy közvetlen érintkezés után mossa le a bőrt vízzel és szappannal. Amennyiben a szembe került, óvatosan öblítse a szemét több percig. Esetleg forduljon szemorvoshoz.

A munkaterületen tilos a dohányzás, evés és ivás.

A szigetelésen végzett munkálatok esetén Németországban a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályokat kell alkalmazni. <http://www.baua.de> oldalt (német).

További információkat a szálak anyagok kezeléséről a <http://www.ecfia.eu> oldalon talál (angol).

Az anyagok ártalmatlanításánál figyelembe kell venni a nemzeti és regionális irányelveket. A kemencében zajló folyamatok általi lehetséges szennyeződések figyelembe kell venni.

7.2 A kemence leállítása karbantartás idejére

Meg kell várni, amíg a kemencetér és az alkatrészek szobahőmérsékletre hűlnek.

- A kemencét teljesen ki kell üríteni
- A kezelőszemélyzetet értesíteni kell, és meg kell nevezni a felügyeletet végző személyt
- A főkapcsolót ki kell kapcsolni, és/vagy ki kell húzni a hálózati csatlakozót
- A főkapcsolót (ha van) reteszelni kell, és lakattal biztosítani kell a bekapcsolás ellen
- Figyelmeztető táblát kell elhelyezni a főkapcsolónál
- A javítási területet teljes területen biztosítani kell
- Ellenőrizni kell a feszültségmentességet
- A munkahelyet földelni kell és rövidre kell zárni
- A szomszédos, feszültség alatt lévő alkatrészeket le kell fedni



Figyelmeztetés - általános veszélyek!

Semmilyen tárgyat ne érintsen meg anélkül, hogy előtte ne ellenőrizte volna a hőmérsékletét.



Figyelmeztetés – elektromos feszültség által okozott veszély

Az elektromos felszerelésen végzett munkákat csak szakképzett és felhatalmazott villamos szakszemélyzet végezheti el. A kemencét és a kapcsolóberendezést a munkák alatt a véletlen üzembe helyezés ellen feszültségmentesre kell kapcsolni (húzza ki a hálózati csatlakozódugót), és a kemence minden mozgó alkatrészét biztosítani kell. A DGUV V3 vagy a mindenkorai felhasználó ország megfelelő előírásait be kell tartani. Meg kell várni, amíg a kemencetér és az alkatrészek szobahőmérsékletre hűlnek.

7.3 Rendszeres karbantartási munkálatok a kemencén

Alkatrész/pozíció/funkció és intézkedés	Megjegyzés	A	B	C
Biztonsági ellenőrzés a DGUV V3 vagy a megfelelő nemzeti előírások szerint Előírás szerint	Előírás szerint	-		X2
Vészleállító berendezés (ha van) Nyomja meg a gombot		-	D	X1
Biztonsági és végálláskapcsoló (ha van) Működés-ellenőrzés		-	Y	X2
Kemencetér, levezetőlyukak és levezetőcsövek Tisztítás és sérülés ellenőrzése, óvatos porszívózás		-	M	X1
Tömítőfelületek: Ajtóperem/kemence perem Szemrevételezéses ellenőrzés		-	D	X1
Tömítések (ha vannak) Tisztítás/csere		2	W	X1
Fűtőelemek/folyamathoz használt burkolat (ha vannak) Szemrevételezéses ellenőrzés		2	D	X1
Az elem tartó csavarjait lásd a „Fűtőelemek csavarjainak ellenőrzése“ fejezetben (ha vannak) Az elem tartó csavarjainak ellenőrzése, ill. óvatos meghúzása	¹ először ² azt követően	-	W ¹ Y ²	X2
A fűtés egyenletes áramfelvételének ellenőrzése Működés-ellenőrzés		-	Y	X2
Hőelem Szemrevételezéses ellenőrzés (a hőelem látható része a kemencetérben)		1	D	X1
Emelőasztal beállítása (ha van) Annak ellenőrzése, hogy az emelőasztal teljesen lezár-e		-	D	X1
Beállítások a hőmérséklet-választási határolón (ha van) A hőkezelési program minden módosításánál	A hőkezelési program kioldási hőmérsékletének (riasztási érték) minden módosításakor ellenőrizni kell a hőmérséklet-választási határolón	-		X1
Mérési és szabályozási pontosság Kalibrálás		-	Y	X2

Alkatrész/pozíció/funkció és intézkedés	Megjegyzés	A	B	C
Kapcsolóberendezés ventilátor Működés ellenőrzése	Minden üzembe helyezésnél	-	D	X1

Jelmagyarázat: lásd a „Karbantartási táblázatok jelmagyarázata“ fejezetet



Figyelmeztetés – veszély elektromos áram miatt!

Az elektromos felszerelésen csak szakképzett és arra feljogosított villamossági szakembernek szabad munkát végeznie.



Megjegyzés

A karbantartási munkákat csak erre feljogosított szakemberek végezhetik el a karbantartási útmutató és a balesetvédelmi előírások figyelembevételével. Javasoljuk, hogy a karbantartási munkákat és az állagmegóvást a Nabertherm GmbH szerviz részlegével végeztesse el.

7.3.1 Rendszeres karbantartási munkálatok – dokumentáció

Alkatrész/pozíció/funkció és intézkedés	Megjegyzés	A	B	C
Típustábla Olvasható állapot		3	Y	X1
Üzemeltetési utasítás Ellenőrizze a kemencénél, hogy megvan-e		3	Y	X1
Alkatrészek utasításai Ellenőrizze a kemencénél, hogy megvan-e		3	Y	X1

Jelmagyarázat: lásd a „Karbantartási táblázatok jelmagyarázata“ fejezetet

7.3.2 Rendszeres karbantartási munkák – fűtőelemek/kemencekamra

Alkatrész/pozíció/funkció és intézkedés	Megjegyzés	A	B	C
Fűtőelemek Szemrevételezéses ellenőrzés: Oxidréteg képződés, repedések keletkezése		2	D	X1
Fűtőelemek Csere		1	Y	X2
Fűtőelemek átvezetése Tisztítás	legkésőbb a fűtőelemek cseréjénél	2	Y	X2
Fűtőelemek csatlakoztatása Bekötés a csatlakozó végekig, a csavarvégek korrózióra való hajlama (égésnyomok), torziómentes beszerelés		3	Y	X2
Fűtőelemek csatlakozókapcsai A csatlakozókapcsok csavarjainak ellenőrzése, ill. meghúzása (forgatónyomaték figyelembe vétele)	Lásd a „Fűtőelemek cseréje“ fejezetet	2	Y	X2

Alkatrész/pozíció/funkció és intézkedés	Megjegyzés	A	B	C
Áram, fűtőelemek A fűtési csoportok teherbírásának ellenőrzése		3	Y	X2
Jelmagyarázat: lásd a „Karbantartási táblázatok jelmagyarázata“ fejezetet				

7.4 Karbantartási táblázatok jelmagyarázata

Jelmagyarázat:	
A = pótalkatrészek raktáron tartása	1 = raktározás sürgősen javasolt 2 = raktározás 3 = szükség szerint, nem releváns
B = Karbantartási intervallum: Megjegyzés: Neheztített környezeti feltételek esetén a karbantartási intervallumokat le kell rövidíteni.	D = naponta, a kemence minden indítása előtt W = hetente M = havonta Q = negyedévente Y = évente
C = végrehajtó	X1 = kezelőszemélyzet X2 = szakszemélyzet

7.5 Fűtőelemek tartócsavarjainak felülvizsgálata



Figyelmeztetés – elektromos feszültség által okozott veszély

Az elektromos felszerelésen végzett munkákat csak szakképzett és felhatalmazott villamos szakszemélyzet végezheti el. A kemencét és a kapcsolóberendezést a munkák alatt a véletlen üzembe helyezés ellen feszültségmentesre kell kapcsolni (húzza ki a hálózati csatlakozódugót), és a kemence minden mozgó alkatrészét biztosítani kell. A DGUV V3 vagy a mindenkori felhasználó ország megfelelő előírásait be kell tartani. Meg kell várni, amíg a kemencetér és az alkatrészek szobahőmérsékletre hűlnek.




Vigyázat – alkatrészek sérülése!

A fűtőelemek rendkívül törékenyek. Kerülni kell a fűtőelemek mindennemű terhelését vagy csavarodását. Ennek figyelmen kívül hagyása az érzékeny fűtőelemek azonnali megrongálódását okozza.

A távozó levegő cső védőlemezeinek leszerelése

Először oldja ki a csavarokat megfelelő szerszámmal a távozó levegő cső védőlemezéről. A csavarokat és a védőlemezt a későbbi használatához biztonságos helyen kell őrizni (húzza ki a hálózati csatlakozót).

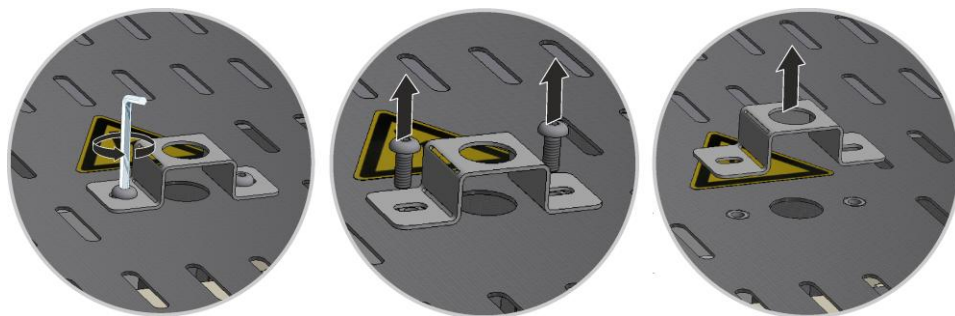

30. ábra: Védőlemez leszerelése a távozó levegő csőről (az ábrához hasonlóan)

A felső burkolat kioldása a kemenceházból

A burkolaton körben lévő csavarokat megfelelő szerszámmal ki kell oldani, és a későbbi használathoz biztonságos helyen kell tárolni.

A csavarok pozícióinak száma kemence modellenként eltérő lehet. Kemence modelltől és felszereltségtől függően a képi ábrázolás eltérő lehet.

A burkolatot puha alátétre (például habanyagra) kell helyezni.

Ügyeljen a hátfal kapcsán lévő védő-földelőkábelére, ha van. Esetleg le kell szerelni a kábelt a kapocsról.



31. ábra: Burkolat leszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Az elem tartó csavarjainak ellenőrzése és esetleg meghúzása

Az összes csavart egy hetes üzemelés után, majd évente egyszer óvatosan meg kell húzni (lásd a „Meghúzási nyomatékok a fűtőelemeken lévő csavarkötésekhez” fejezetet). Kerülni kell a fűtőelem mindennemű terhelését vagy csavarodását. Az elem tartót a csavarok meghúzásánál elcsavarodás ellen biztosítani kell. Ennek figyelmen kívül hagyása az érzékeny fűtőelemek megrongálódását okozhatja.

A burkolat felhelyezése és felszerelése


Helyezze fel a burkolatot a kemenceházra, és az imént kioldott csavarokkal húzza meg szorosan.



32. ábra: A burkolat felszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Távozó levegő cső felszerelése

Tolja be a távozó levegő csövet az arra tervezett nyílásba. A távozó levegő cső fejének a kemence fedelére fel kell feküdnie. Szerelje vissza a távozó levegő cső védőlemezét az imént kioldott csavarokkal.

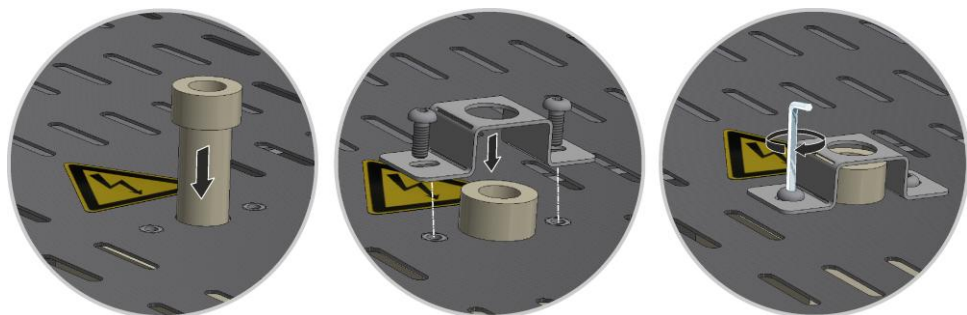

33. ábra: A távozó levegő cső felszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Üzembe helyezés

Dugja be a hálózati dugaszt (ha van) (lásd a „Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz” fejezetet), majd kapcsolja be a hálózati kapcsolót, és ellenőrizze a kemence működését (lásd a „Kezelés” fejezetet).

7.6 Tisztítószer



Kövesse az eljárást a kemence kikapcsolásához (lásd a „Kezelés” fejezetet). Majd húzza ki a hálózati dugót a csatlakozó aljzatból. A kemence természetes lehűlését meg kell várni.

A szennyeződésekhez a kereskedelemben szokásos, gépháztisztításhoz való, hígított vagy nem gyúlékony, oldószermentes tisztítószerket használjon. A belső tisztításhoz porszívót kell használni.

A tisztítószer csomagolásán lévő jelöléseket és utasításokat figyelembe kell venni.

A felületet egy nedves, szőszmentes ruhával kell letörölni. Kiegészítőleg a következő tisztítószer használható:

Ezeket az adatokat az üzemeltetőnek ki kell egészítenie.

Alkatrész és hely	Tisztítószer
Külső felületek (keret)*	a tisztításhoz használjon a kereskedelemben szokásos, hígított vagy nem gyúlékony, oldószermentes tisztítószerket*
Külső felületek (nemesacél)	nemesacél tisztító
Belső tér	óvatosan porszívózza ki egy porszívóval (ügyeljen a fűtőelemekre)
Szigetelőanyagok	óvatosan porszívózza ki egy porszívóval (ügyeljen a fűtőelemekre)
Ajtótömítés (ha van)	a tisztításhoz használjon a kereskedelemben szokásos, hígított vagy nem gyúlékony, oldószermentes tisztítószerket
Eszközmező	Törölje le a felületet egy nedves, szőszmentes ruhával (pl. üveg tisztító)

*Biztosítani kell, hogy a tisztítószer a hígított és így környezetkímélő lakkot ne támadja meg (a tisztítószer előzőleg egy belső, nem látható részen ki kell próbálni).

A felületek védelme érdekében a tisztítást lendületesen kell végrehajtani.

Tisztítás után a tisztítószer a felületről egy nedves, szőszmentes ruhával teljesen el kell távolítani.

Tisztítás után át kell vizsgálni minden tápvezeték és csatlakozást tömítetlenség szempontjából, valamint a kilazult csatlakozásokat, súrlódási helyeket és sérüléseket; a megállapított sérüléseket azonnal meg kell szüntetni!

A „Környezetvédelmi előírások“ fejezetet be kell tartani.



Tudnivaló

A kemencét, a kemence belsejét és az alkatrészeket **NEM** szabad nagynyomású mosóberendezés használatával tisztítani.

8 Zavarok

Az elektromos berendezésen végzett munkákat csak szakképzett és felhatalmazott villamos szakszemélyzet végezheti el. A kezelők csak olyan zavarokat háríthatnak el önállóan, amelyek nyilvánvalóan kezelési hibákra vezethetők vissza. Forduljon egy helyi szakemberhez az olyan üzemzavaroknál, amelyeket önállóan nem tud lokalizálni.

Amennyiben kérdései, problémái vagy kérései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba a Nabertherm GmbH-val. Írásban, telefonon vagy az interneten keresztül -> lásd a „Nabertherm-Service“ fejezetet.

Az ügyfeleinknek ingyen és kötelezettségek nélkül adunk telefonon tanácsokat – Ön csak a felmerülő telefonköltségeket fizeti.

Mechanikus sérüléseknél kérjük, küldjön egy e-mailt a kért információk megadásával, a sérült hely digitális fotójával és a teljes kemence fotójával a következő e-mail címre:

-> lásd a „Nabertherm-Service“ fejezetet.

Amennyiben a zavart a leírt megoldásokkal nem lehet megszüntetni, akkor kérjük, közvetlenül forduljon a Service Hotline-unckhoz.

Kérjük, készítse elő a következő információkat a telefonos beszélgetéshez. Ezzel megkönnyítik az ügyfélszolgálatunk számára a válaszadást.

8.1 Vezérlő hibaüzenetei

ID+ AI-ID	Szöveg	Logika	Elhárítás
Kommunikációs hiba			
01-01	Busz zóna	A kommunikációs csatlakozás az egyik szabályozómodullal zavart	Ellenőrizze a szabályozómodul rögzítettségét A LED-ek a szabályozómodulokon pirosak? Ellenőrizze a vezeték a kezelőegység és a szabályozómodul között A kezelőegységen lévő összekötő vezetékek csatlakozódugója nem megfelelően van bedugva
01-02	Busz kommunikációs modul	A kommunikációs csatlakozás a kommunikációs modullal (Ethernet/USB) zavart	Ellenőrizze a kommunikációs modul rögzítettségét Ellenőrizze a vezeték a kezelőegység és a kommunikációs modul között

ID+ AI-ID	Szöveg	Logika	Elhárítás
Szenzorhiba			
02-01	HE nyitva		Ellenőrizze a hőelemet, a hőelem rögzítőket és vezetékeket Ellenőrizze a hőelem vezeték érintkezését az X1 csatlakozódugó a szabályozómodulon (1+2 csatlakozó)
02-02	TE összekötés		Ellenőrizze a beállított hőelem típusát Ellenőrizze a hőelem csatlakozás polaritását
02-03	Referenciapont hibája		Szabályozómodul meghibásodott
02-04	A referenciapont túl forró		A kapcsolóberendezésben túl magas a hőmérséklet (kb. 70 °C) Szabályozómodul meghibásodott
02-05	A referenciapont túl hideg		A kapcsolóberendezésben túl alacsony a hőmérséklet (kb. -10 °C)
02-06	Jeladó leválasztva	Hiba a vezérlő 4-20 mA bemenetnél (< 2 mA)	4-20 mA – ellenőrizze az érzékelőt Ellenőrizze az összekötő vezetéket az érzékelőhöz
02-07	Az érzékelőelem meghibásodott	PT100 vagy PT1000 érzékelő meghibásodott	Ellenőrizze a PT érzékelőt Ellenőrizze az összekötő vezetéket az érzékelőhöz (kábeltörés/rövidzárlat)
Rendszerhiba			
03-01	Rendszermemória		Hiba a firmware update után ¹⁾ A kezelőegység meghibásodott ¹⁾
03-02	ADC hiba	A kommunikáció az AD átalakító és a szabályozó között zavart	Szabályozómodul cseréje ¹⁾
03-03	Hibás fájl rendszer	A kommunikáció a képernyő és a memóriamodul között zavart	Kezelőegység cseréje
03-04	Rendszerfelügyelet	A program végrehajtása a kezelőegységen hibás (Watchdog)	Kezelőegység cseréje Túl hamar húzta ki a pendrive-ot vagy sérült Kapcsolja ki a vezérlőt, majd kapcsolja vissza
03-05	Rendszerfelügyelet zónák	A program végrehajtása a szabályozómodulon hibás (Watchdog)	Szabályozómodul cseréje ¹⁾ Kapcsolja ki a vezérlőt, majd kapcsolja vissza ¹⁾
03-06	Önellenzés hiba		Vegye fel a kapcsolatot a Nabertherm-Service- zel ¹⁾

ID+ AI-ID	Szöveg	Logika	Elhárítás
03-07	Analóg kimenet/Hibás feszültség a kimenetnél	A kimeneti feszültség mért értéke nem felel meg az előre megadott értéknek	Végeztesse el a következő lépéseket egy villamossági szakemberrel: - Kemence feszültségmentesítése - Fogyasztó leválasztása az analóg kimenetről - Kemence visszakapcsolása és program indítása - A hiba már nem lép fel: Cserélje ki a fogyasztót. - A hiba újból fellép: Szabályozómodul cseréje Vegye fel a kapcsolatot a Nabertherm-Service-zel ¹⁾
Felügyelet			
04-01	Nincs fűtési teljesítmény	Nincs hőmérséklet növekedés a rámpákban, ha a fűtés kimenet <> 100% 12 percig, és ha a hőmérséklet előírt értéke magasabb, mint a kemence aktuális hőmérséklete	Nyugtázza a hibát (esetleg feszültségmentesítse), és ellenőrizze a biztonsági védőrelét, az ajtókapcsolót, a fűtés vezérlést és a vezérlőt. Ellenőrizze a fűtőelemeket és fűtőelemek csatlakozásait. A szabályozási paraméterek D értékének csökkentése.
04-02	Hőmérséklet-túllépés	A vezetőzóna hőmérséklete túllépi a program max. előírt értékét vagy a kemence maximális hőmérséklete 50 kelvin (200 °C-tól) A lekapcsolási küszöb egyenlete: Program maximális előírt értéke + a vezető zóna offset-je + szakasz-szabályozás offset [Max] (ha a szakasz-szabályozás aktív) + hőmérséklet-túllépés lekapcsolási küszöb (P0268, pl. 50 K)	Ellenőrizze a félvezető relét Ellenőrizze a hőelemet Ellenőrizze a vezérlőt (3 perces késleltetéssel)
		Olyan programot indítottak el, amelynél a kemence hőmérséklete magasabb, mint a program maximális előírt értéke	Várjon a program indításával, amíg a kemence hőmérséklete csökken.
04-03	Hálózatkiesés	A kemence újraindításához beállított határ túllépve	Esetleg használjon megszakításmentes áramellátást
		A kemencét a program alatt a hálózati kapcsolóval kikapcsolták	A programot a vezérlőn állítsa le, mielőtt a kikapcsolja a hálózati kapcsolót.
04-04	Riasztás	Egy konfigurált riasztás bekapcsolt	

ID+ AI-ID	Szöveg	Logika	Elhárítás
04-05	Az ön-optimalizálás sikertelen	A kiszámított értékek nem elfogadhatók	Az ön-optimalizálást ne a kemence tartomány alsó hőmérséklet-tartományában hajtsa végre
	Az elem gyenge	Az idő nem megfelelően jelenik meg. A hálózatkiesés adott esetben nem megfelelően van feldolgozva.	Végezze el a paraméterek teljes exportálását a pendrive-ra Cserélje ki az elemet (lásd a „Műszaki adatok” fejezetet)
Egyéb hibák			
05-00	Általános hiba	Hiba a szabályozómodulban vagy az Ethernet modulban	Vegye fel a kapcsolatot a Nabertherm-Service-zel Állítsa a Service-Export-ot rendelkezésre

A hibaüzeneteket az üzenet nyugtázásával lehet visszaállítani. Amennyiben új hibaüzenet érkezik, akkor forduljon a Nabertherm Service-hez. A keringető motorok (ha vannak) hiba esetén is bekapcsolva maradnak, amíg a berendezés hőmérséklete a beállított kikapcsolási hőmérséklet alá nem esik.

8.2 A vezérlő figyelmeztetései

A figyelmeztetések nem jelennek meg a hiba archívumban. Csak a kijelzőn és a paraméter export fájljában jelennek meg. A figyelmeztetések általában nem okoznak programmegszakítást.

Sz.	Szöveg	Logika	Elhárítás
00	Gradiens-felügyelet	A konfigurált gradiens-felügyelet határértéke túllépve	A hiba okait lásd a „Gradiens-felügyelet” fejezetben A gradiens túl alacsonyra van beállítva
01	Nincs szabályozási paraméter	Nem adtak meg „P” értéket a PID paraméterhez	Írjon be legalább egy „P” értéket a PID paraméterekbe. Ez nem lehet „0”
02	A szakaszelem sérült	A program közben és aktivált szakasz-szabályozásnál a program nem határozott meg szakaszelemet	Dugja be a szakaszelemet Deaktiválja a szakasz-szabályozást a programban Ellenőrizze a szakasz-hőelemet és a vezetéket, hogy nem sérültek-e
03	Hibás hűtőelem	A hűtő hőelem nincs bedugva vagy meghibásodott	Dugja be a hűtő hőelemet Ellenőrizze a hűtő hőelemet és a vezetéket, hogy nem sérültek-e Amennyiben aktív szabályozott hűtésnél a hűtő hőelem meghibásodása lép fel, akkor a program átkapcsolja a vezető zóna hőelemét.
04	Hibás dokumentációs elem	A program nem észlelt, vagy észlelt meghibásodott dokumentációs elemet.	Dugja be a dokumentációs elemet Ellenőrizze a dokumentációs elemet és a vezetéket, hogy nem sérültek-e
05	Hálózatkiesés	A program hálózatkiesést állapított meg. Egy programmegszakítás nem ment végbe	Nincs

Sz.	Szöveg	Logika	Elhárítás
06	1. riasztás – égetés	Az 1. konfigurált égetés riasztás beindult	Szabályozási paraméter optimalizálása A riasztás túl alacsonyra van beállítva
07	1. riasztás – perc	Az 1. konfigurált perc riasztás beindult	Szabályozási paraméter optimalizálása A riasztás túl alacsonyra van beállítva
08	1. riasztás – max.	Az 1. konfigurált max. riasztás beindult	Szabályozási paraméter optimalizálása A riasztás túl alacsonyra van beállítva
09	2. riasztás – égetés	A 2. konfigurált égetés riasztás beindult	Szabályozási paraméter optimalizálása A riasztás túl alacsonyra van beállítva
10	2. riasztás – perc	A 2. konfigurált perc riasztás beindult	Szabályozási paraméter optimalizálása A riasztás túl alacsonyra van beállítva
11	2. riasztás – max.	A 2. konfigurált max. riasztás beindult	Szabályozási paraméter optimalizálása A riasztás túl alacsonyra van beállítva
12	Riasztás – külső	Az 1. konfigurált riasztás az 1. bemenetnél beindult	Ellenőrizze a külső riasztás forrását
13	Riasztás – külső	Az 1. konfigurált riasztás a 2. bemenetnél beindult	Ellenőrizze a külső riasztás forrását
14	Riasztás – külső	A 2. konfigurált riasztás az 1. bemenetnél beindult	Ellenőrizze a külső riasztás forrását
15	Riasztás – külső	A 2. konfigurált riasztás a 2. bemenetnél beindult	Ellenőrizze a külső riasztás forrását
16	Nincs pendrive csatlakoztatva		Csatlakoztasson egy pendrive-ot az adatok exportálásánál a vezérlőhöz
17	Az adatok importálása/exportálása a pendrive-val sikertelen	A fájlt a program egy PC-n (szövegszerkesztő) keresztül dolgozta fel, és rossz fájlformátumban mentette el, vagy nem ismerte fel a pendrive-ot. Olyan adatokat akar importálni, amelyek a pendrive-on nem az import mappában vannak	Ne dolgozzon fel XML fájlokat szövegszerkesztővel, hanem mindig magában a vezérlőben. Pendrive formázása (formátum: FAT32). Nincs gyorsformázás Használjon másik pendrive-ot (legfeljebb 2 TB/FAT32) Importálásnál a pendrive-on minden adatot az import mappába kell elmenteni. A pendrive maximális tárhelye 2 TB/FAT32. Amennyiben problémák merülnek fel a pendrive-val, kérjük, használjon másik, legfeljebb 32 GB-os pendrive-ot
	Programok importálásánál programok elutasításra kerülnek	Hőmérséklet, idő vagy arány a határértékeken kívül esnek	Csak olyan programokat importáljon, amelyek a kemencéhez alkalmasak. A vezérlők különböznek a programok és szegmensek számában, valamint a kemence maximális hőmérsékletében.

Sz.	Szöveg	Logika	Elhárítás
	A programok importálásánál a „Hiba lépett fel“ jelenik meg	Nem a teljes paraméterkészletet (legalább a konfigurációs fájlok) mentette el a program az „Importálás“ mappába a pendrive-on	Ha az importálásnál tudatosan hagy ki fájlokat, akkor ezt az üzenetet figyelmen kívül hagyhatja. Ellenkező esetben kérjük, ellenőrizze az importálási fájlok teljességét.
18	„Fűtés zárva“	Amennyiben a vezérlőn egy ajtókapcsoló csatlakoztatva van, és az ajtó nyitva van, akkor ez az üzenet jelenik meg	Zárja le az ajtót Ellenőrizze az ajtókapcsolót
19	Ajtó nyitása	A kemenceajtót futó programnál kinyitották	Futó programnál zárja be a kemenceajtót.
20	3. riasztás	Általános üzenet ehhez a riasztási számhoz	Ellenőrizze a riasztási üzenet okát
21	4. riasztás	Általános üzenet ehhez a riasztási számhoz	Ellenőrizze a riasztási üzenet okát
22	5. riasztás	Általános üzenet ehhez a riasztási számhoz	Ellenőrizze a riasztási üzenet okát
23	6. riasztás	Általános üzenet ehhez a riasztási számhoz	Ellenőrizze a riasztási üzenet okát
24	1. riasztás	Általános üzenet ehhez a riasztási számhoz	Ellenőrizze a riasztási üzenet okát
25	2. riasztás	Általános üzenet ehhez a riasztási számhoz	Ellenőrizze a riasztási üzenet okát
26	Többzónás holdback hőmérséklet túllépve	Egy a többzónás holdback-hez konfigurált hőelem lefelé kiképett a hőmérsékletsávból	Ellenőrizze, hogy a hőelem szükséges-e a felügyelethez. Ellenőrizze a fűtőelemeket és a vezérlésüket
27	Többzónás holdback hőmérséklet nincs elérve	Egy a többzónás holdback-hez konfigurált hőelem felfelé kiképett a hőmérsékletsávból	Ellenőrizze, hogy a hőelem szükséges-e a felügyelethez. Ellenőrizze a fűtőelemeket és a vezérlésüket
28	Modbus kapcsolat megszakadt	A felérendelt rendszerrel való kapcsolat megszakadt.	Ellenőrizze az Ethernet vezetékek sérülését. Ellenőrizze a kommunikációs csatlakozás konfigurációját

8.3 Kapcsolóberendezés üzemzavari

Hiba	Ok	Intézkedés
A vezérlő nem világít	A vezérlő ki van kapcsolva	Állítsa a hálózati kapcsolót „I“ állásba
	Nincs feszültség	A hálózati csatlakozódugó be van dugva a hálózati aljzatba? Biztosíték ellenőrzése Ellenőrizze a vezérlő biztosítását (ha van), esetleg cserélje ki.

Hiba	Ok	Intézkedés
	Ellenőrizze a vezérlő biztosítását (ha van), esetleg cserélje ki.	Kapcsolja be a hálózati kapcsolót. Ismételt előfordulásnál értesítse a Nabertherm Service-t
A vezérlő hibát jelez	Lásd a vezérlő külön használati utasítását	Lásd a vezérlő külön használati utasítását
A kemence nem fűt	Az ajtó/fedél nyitva van	Zárja le az ajtót/fedelet
	Az ajtóérintkező kapcsoló hibás (ha van)	Ellenőrizze az ajtóérintkező kapcsolót
	A „késleltetett indítás“ jelenik meg	A program a beprogramozott kezdési időre vár. A késleltetett indítást a start parancsgomb felett törölje.
	Hiba a programbemenetben	Ellenőrizze a fűtőprogramot (lásd a vezérlő külön használati utasítását)
	A fűtőelem meghibásodott	Ellenőriztesse a Nabertherm Service-zel vagy villanyszerelővel.
A fűtőtér nagyon lassú felmelegedése	A csatlakozó biztosítéka(i) meghibásodtak.	Ellenőrizze a csatlakozó biztosítékát (biztosítékait), esetleg cserélje ki. Értesítse a Nabertherm Service-t, ha az új biztosíték azonnal kiesik.
A program nem ugrik a következő szegmensre	A programbemenetben az egyik „idő szegmensben“ [TIME] az állásidő végtelenre ([VEGTELEN]) van beállítva. Aktivált szakasz-szabályozásnál a szakasz hőmérséklete magasabb, mint a zóna hőmérsékletei.	Állítsa az állásidőt [VEGTELEN]-re
	Aktivált szakasz-szabályozásnál a szakasz hőmérséklete magasabb, mint a zóna hőmérsékletei.	A [CSOKKENTES ZAROL] paramétert [NEM]-re kell állítani.
A szabályozómodult nem lehet a OPERATORegységen bejelenteni	A szabályozómodul címzési hibája	Busz visszaállítás végrehajtása és szabályozómodul újbóli címzése
A vezérlő nem az optimalizálás szerint fűt	Nincs optimalizált hőmérséklet beállítva	Be kell írni az optimalizálandó hőmérsékletet (lásd a vezérlő külön használati utasítását)
A hőmérséklet gyorsabban emelkedik, mint ahogy a vezérlő előírja	A fűtőberendezés kapcsolóeleme (félvezető relé, tirisztor vagy védőkapcsoló) meghibásodott Az egyes részegységek meghibásodása a kemencén belül eleve nem teljesen kizárható. Ezért a vezérlő és a kapcsolóberendezések kiegészítő biztonsági berendezésekkel vannak felszerelve. Így a kemence a 04 - 02 hibaüzenettel lekapcsolja a fűtést egy független kapcsolóval.	Ellenőriztesse, és cseréltesse ki a kapcsolóelemet egy villamossági szakemberrel.

9 Pót-/kopóalkatrészek



Pótalkatrészek rendelése:

A Nabertherm szervíz világszerte a rendelkezésére áll. A nagy gyártási mélység miatt az alkatrészeket raktárról szállítjuk egy éjszaka alatt, vagy rövid szállítási határidővel le tudjuk gyártani őket. A Nabertherm pótalkatrészeket gond nélkül és kevés ráfordítással közvetlenül a gyárból meg tudja rendelni. A rendelés történhet írásban, telefonon vagy az interneten keresztül -> lásd a „Nabertherm-Service“ fejezetet.

Pót- és kopóalkatrészek rendelkezésre állása:

Habár a Nabertherm számos pót- és kopóalkatrészből szállítható mennyiséget tart raktáron, nem minden alkatrésznél garantált a rövid időn belüli rendelkezésre állás. Javasoljuk, hogy bizonyos alkatrészekből időben legyen raktáron. A pót- és kopóalkatrészek kiválasztásánál a Nabertherm szívesen nyújt segítséget.



Megjegyzés

Az eredeti alkatrészeket és tartozékokat speciálisan a Nabertherm kemence berendezésekhez tervezték. Az alkatrészek cseréjéhez csak eredeti Nabertherm alkatrészeket szabad használni. Ellenkező esetben megszűnik a garancia. Az olyan károkért, amelyek nem eredeti alkatrészek használata miatt keletkeznek, a Nabertherm semmilyen felelősséget nem vállal.



Megjegyzés

A pót-/kopóalkatrészek ki- és beszereléséhez forduljon a Nabertherm szervizünkhöz. Lásd a „Nabertherm szervíz” fejezetet. Az elektromos felszerelésen csak szakképzett és arra feljogosított villamossági szakembernek szabad munkát végeznie. Ugyanez vonatkozik az itt nem ismertetett javítási munkálatokra is.

9.1 Elektromos kapcsolási rajzok / pneumatikus kapcsolási rajzok



Tudnivaló

A mellékelt dokumentumok nem feltétlenül tartalmazzák az elektromos kapcsolási rajzokat.

Ha adott kapcsolási rajzokra szüksége van, ezeket a Nabertherm Szerviztől kérheti.

9.2 A fűtőelem cseréje



Figyelmeztetés – elektromos feszültség által okozott veszély

Az elektromos felszerelésen végzett munkákat csak szakképzett és felhatalmazott villamos szakszemélyzet végezheti el. A kemencét és a kapcsolóberendezést a munkák alatt a véletlen üzembe helyezés ellen feszültségmentesre kell kapcsolni (húzza ki a hálózati csatlakozódugót), és a kemence minden mozgó alkatrészét biztosítani kell. A DGUV V3 vagy a mindenkorai felhasználó ország megfelelő előírásait be kell tartani. Meg kell várni, amíg a kemencét és az alkatrészek szobahőmérsékletre hűlnek.




Vigyázat – alkatrészek sérülése!

A fűtőelemek rendkívül törékenyek. Kerülni kell a fűtőelemek mindennemű terhelését vagy csavarodását. Ennek figyelmen kívül hagyása az érzékeny fűtőelemek azonnali megrongálódását okozza.

Szerszámok

A fűtőelemek kicseréléséhez a következő szerszámok szükségesek:

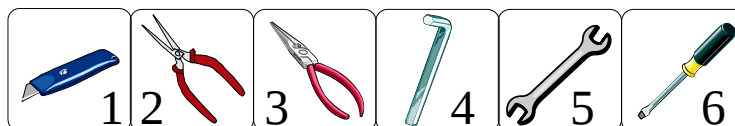


1 éles kés, 2 fűtőelem fogó, 3 hegyes fogó, 4 Imbusz kulcs(a kemence szállítmány része), 5 villás kulcs (SW 7), 6 lapos csavarhúzó

Abb. 34: Szerszámok

A távozó levegő cső védőlemezének leszerelése

Először oldja ki a csavarokat megfelelő szerszámmal a távozó levegő cső védőlemezéről. A csavarokat és a védőlemezt a későbbi használathoz biztonságos helyen kell őrizni (húzza ki a hálózati csatlakozót).

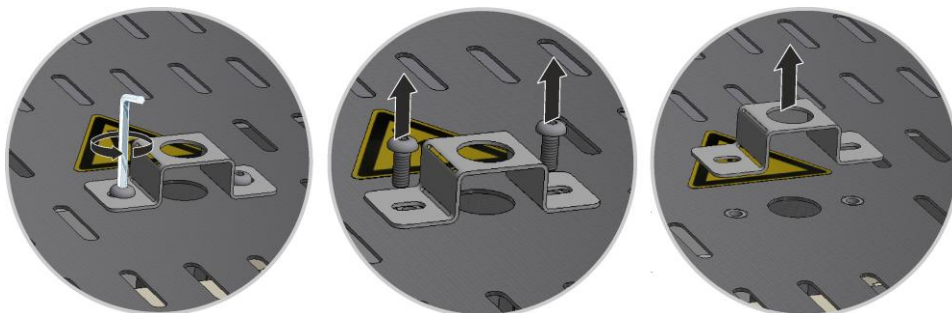

35. ábra: Védőlemez leszerelése a távozó levegő csőről (az ábrához hasonlóan)

A felső burkolat kioldása a kemenceházból

A burkolaton körben lévő csavarokat megfelelő szerszámmal ki kell oldani, és a későbbi használathoz biztonságos helyen kell tárolni.

A csavarok pozícióinak száma kemence modellenként eltérő lehet. Kemence modelltől és felszereltségtől függően a képi ábrázolás eltérő lehet.

A burkolatot puha alátétre (például habanyagra) kell helyezni.


Ügyeljen a hátfal kapcsan lévő védő-földelőkábelére, ha van. Esetleg le kell szerelni a kábelt a kapcsról.



36. ábra: Burkolat leszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Kapocs és csatlakozó-érintkező/összekötő híd


A fűtőelem fogóval (2) óvatosan nyomja felfelé a kapcsokat (1), és húzza őket felfelé. A csatlakozó-érintkezőt vagy az összekötő hidat (3) felfelé oldja ki a fűtőelemről.

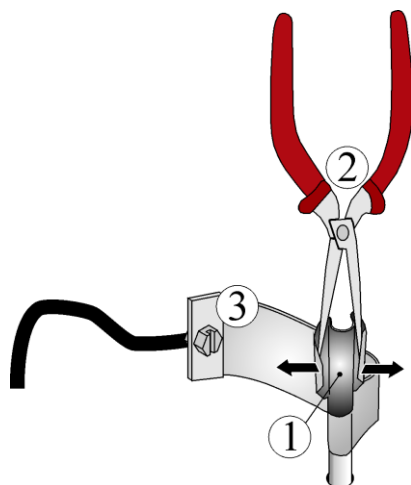

37. ábra: Kapocs és csatlakozó-érintkező (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Elem tartó és szigetelés

Az elem tartó (1) csavarzatát megfelelő szerszámmal óvatosan oldja ki. Húzza le az elem tartót a fűtőelemről. Távolítsa el az alatta lévő rostpapírt és rost-gyapjút a fűtőelemek szárai között lévő nyílásból.

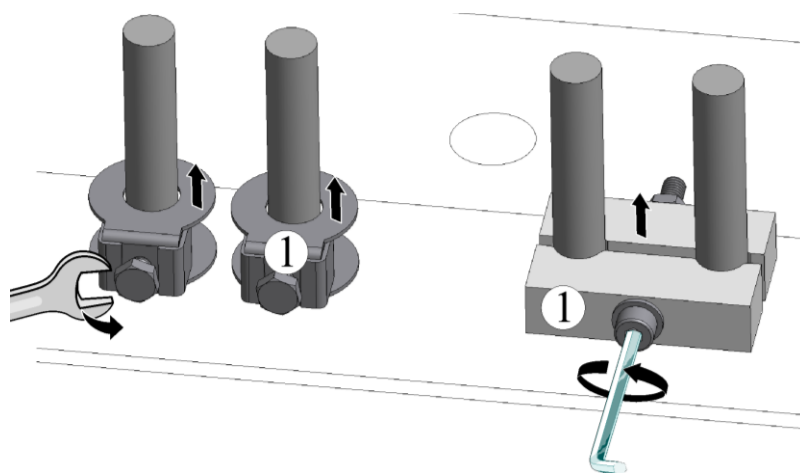


A változat

B változat

38. ábra: Elem tartó és szigetelés eltávolítása (az ábrához hasonlóan)

Hőelem cseréje

A fűtőelemet óvatosan felfelé kihúzni, közben a fűtőelem szárait **nem** szabad összenyomni. A fűtőteret és az átvezető nyílásokat kitisztítani (porszívózni). Az új fűtőelemeket óvatosan felülről behelyezni. Figyelem: a helyes beépítési magasságra feltétlenül ügyelni kell! ld. a vázlat. Segítséget jelent a szereléshez egy alátét (pl. szivacs) a fűtőelem és a kemence alja közé.

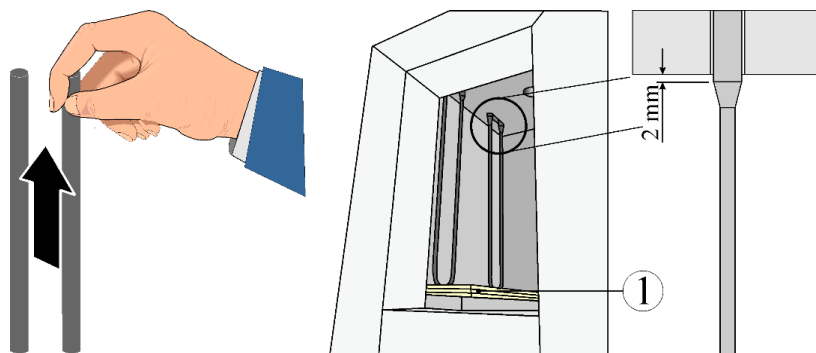


1 = alátét a szereléshez (pl. szivacs)


39. ábra: Fűtőelem (a képhez hasonló módon)

Szigetelés

Az elem csatlakozó végei közötti nyílást rostvattával* kell kitömni. Majd rostpapírt* kell a szigetelésre helyezni. A tömítetlen átvezetések a csatlakozókapcsok túlmelegedését és így a fűtőelemek meghibásodását okozzák.

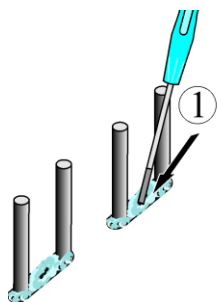


40. ábra: Rostvatta

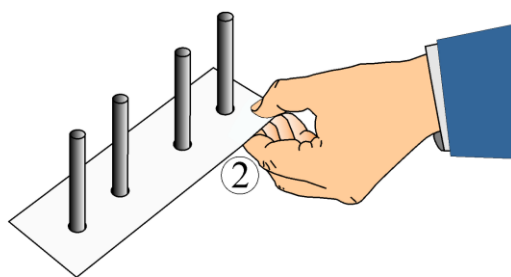

Rostpapír

A fűtőelemek szerelése

Helyezze fel az elem tartót (1) a fűtőelemek végére. Az elem tartó csavarjait megfelelő szerszámmal óvatosan húzza meg (lásd a „Meghúzási nyomtatók a fűtőelemeken lévő csavarkötésekhez” fejezet). A csavarfejeknek kifelé kell mutatniuk. Kerülni kell a fűtőelem mindennemű terhelését vagy csavarodását. Az elem tartót a csavarok meghúzásánál elcsavarodás ellen biztosítani kell. Helyezze fel a csatlakozó-érintkezőt vagy az összekötő hidat (2) a fűtőelemek végére, és az új kapcsokkal (3) húzza meg, közben ügyeljen az egymáshoz való megfelelő helyzetre. Az elem tartót, a csavarokat, a rugós csíptetőket és a kábeleket rendeltetésszerűen ellenőrizni kell.

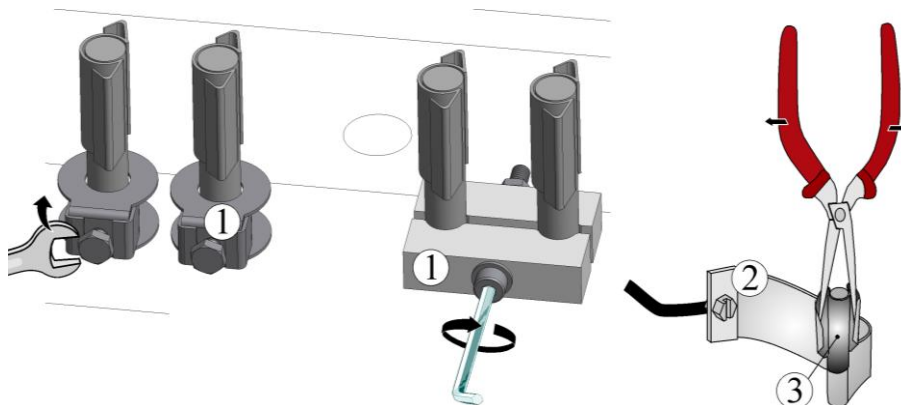

A változat

B változat

41. ábra: Fűtőelemek szerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

A burkolat felhelyezése és felszerelése


Helyezze fel a burkolatot a kemenceházra, és az imént kioldott csavarokkal húzza meg szorosan.



42. ábra: A burkolat felszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)


Távozó levegő cső felszerelése

Tolja be a távozó levegő csövet az arra tervezett nyílásba. A távozó levegő cső fejének a kemence fedelére fel kell feküdnie. Szerelje vissza a távozó levegő cső védőlemezét az imént kioldott csavarokkal.

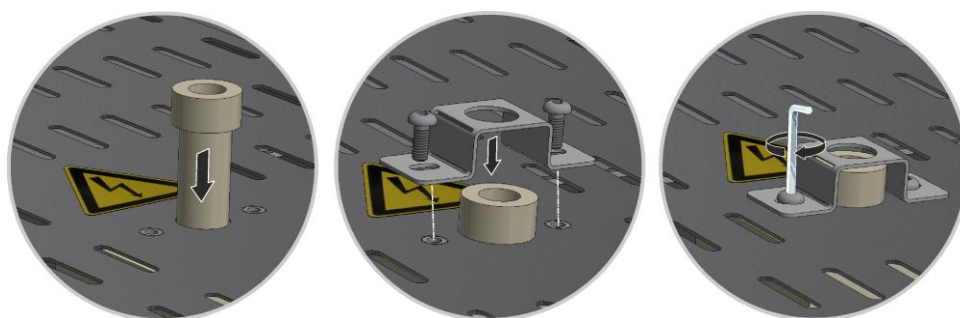

43. ábra: A távozó levegő cső felszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

9.2.1 Meghúzási nyomatékok a fűtőelemeken lévő csavarkötésekhez

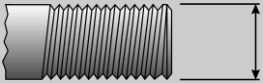Meghúzási nyomatékok csavarjai	
A légvezeték-rögzítőket és a csavarkötéseket a fűtőelemeknél meghatározott forgatónyomatékkal kell meghúzni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a fűtőelemek megsérülhetnek.	
Menetátmérő Metrikus csavarmenet (M)	Forgatónyomaték Nm-ben
	
M 4	2,0
M 5	6,0
M 6	8,0
M 7	14,0
M 8	20,0
M 10	39,0

Üzembe helyezés

Dugja be a hálózati dugaszt (ha van) (lásd a „Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz” fejezetet), majd kapcsolja be a hálózati kapcsolót, és ellenőrizze a kemence működését (lásd a „Kezelés” fejezetet).



Útmutató

Ne felejtse el a szereléshez használt alátétet/ segédeszközt a kemencetérből eltávolítani



Útmutató

*) = az alkatrész szállítmányhoz mellékelve

9.3 A termoelem cseréje



Figyelmeztetés – elektromos feszültség által okozott veszély

Az elektromos felszerelésen végzett munkákat csak szakképzett és felhatalmazott villamos szakszemélyzet végezheti el. A kemencét és a kapcsolóberendezést a munkák alatt a véletlen üzembe helyezés ellen feszültségmentesre kell kapcsolni (húzza ki a hálózati csatlakozódugót), és a kemence minden mozgó alkatrészét biztosítani kell. A DGUV V3 vagy a mindenkorai felhasználó ország megfelelő előírásait be kell tartani. Meg kell várni, amíg a kemencetér és az alkatrészek szobahőmérsékletre hűlnek.



Vigyázat – Az építőelemek sérülése!

A hőelemek extrém módon törésérzékenyek. A hőelemek bármilyen megterheléséért vagy elcsavarodásáért kerülni kell. Ennek be nem tartása az érzékeny hőelemek azonnali töréséhez vezethet.

Szerszámok

A hőelemek cseréjéhez a következő szerszámokra van szüksége:




1 Imbuszkulcs (a kemence szállítmány része), 2 lapos csavarhúzó, 3 csillagfejű csavarhúzó

44. ábra: Szerszámok

A távozó levegő cső védőlemezének leszerelése

Először oldja ki a csavarokat megfelelő szerszámmal a távozó levegő cső védőlemezéről. A csavarokat és a védőlemezt a későbbi használathoz biztonságos helyen kell őrizni (húzza ki a hálózati csatlakozót).

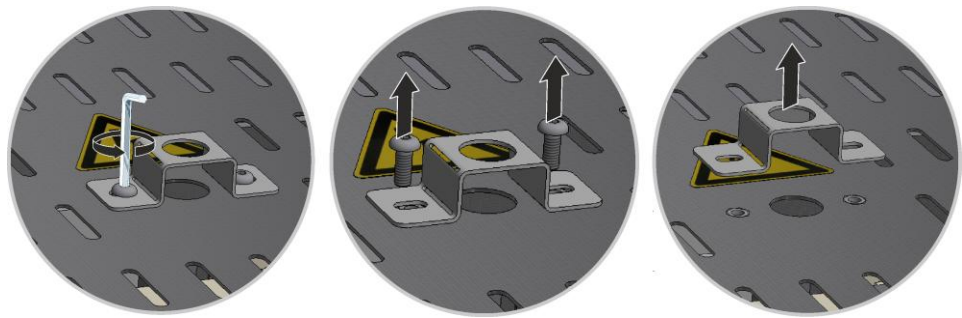

45. ábra: Védőlemez leszerelése a távozó levegő csőről (az ábrához hasonlóan)

A felső burkolat kioldása a kemenceházból

A burkolaton körben lévő csavarokat megfelelő szerszámmal ki kell oldani, és a későbbi használathoz biztonságos helyen kell tárolni.

A csavarok pozícióinak száma kemence modellenként eltérő lehet. Kemence modelltől és felszereltségtől függően a képi ábrázolás eltérő lehet.

A burkolatot puha alátétre (például habanyagra) kell helyezni.


Ügyeljen a hátfal kapcsán lévő védő-földelőkábelére, ha van. Esetleg le kell szerelni a kábelt a kapocsról.



46. ábra: Burkolat leszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Hőelem cseréje

Oldja meg mindkét csavart (A) a hőelem csatlakozásán. A hőelemet tartó lemez csavarját(B) oldani, és a hőelemet felfelé kihúzni. Az új hőelemet óvatosan a megfelelő csatornába (C) csúsztatni, és az előbbiekkal ellentétes irányban összeszerelni és csatlakoztatni. Az elektromos csatlakozás megfelelő polarizáltságára (D) ügyelni kell*.

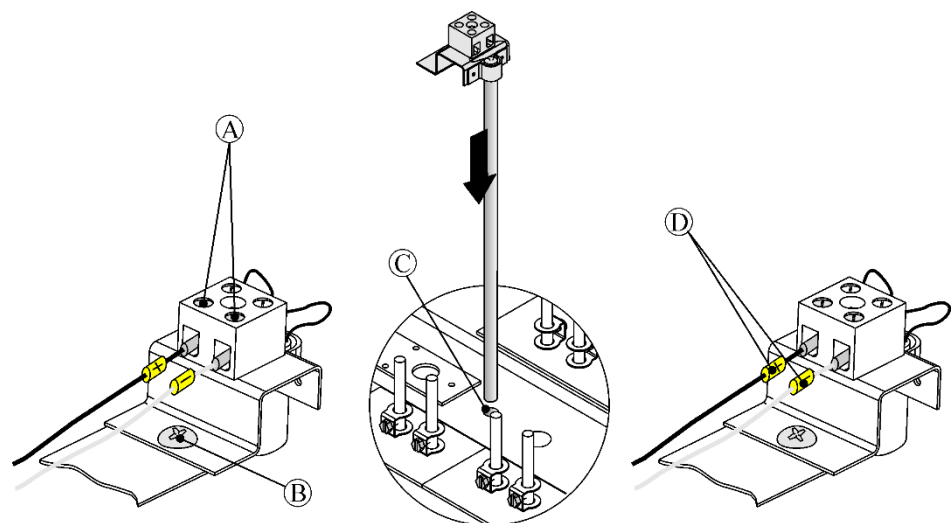

47. ábra: Hőelem cseréje (a képhez hasonló módon)



Megjegyzés

*) A termoelemet a szabályozóval összekötő vezetékek csatlakozói $\oplus$ és $\ominus$ jellel vannak megjelölve. Feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra.

$\oplus$ pólus a $\oplus$ pólushoz, $\ominus$ pólus a $\ominus$ pólushoz.

A burkolat felhelyezése és felszerelése


Helyezze fel a burkolatot a kemenceházra, és az imént kioldott csavarokkal húzza meg szorosan.



48. ábra: A burkolat felszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Távozó levegő cső felszerelése

Tolja be a távozó levegő csövet az arra tervezett nyílásba. A távozó levegő cső fejének a kemence fedelére fel kell feküdnie. Szerelje vissza a távozó levegő cső védőlemezét az imént kioldott csavarokkal.

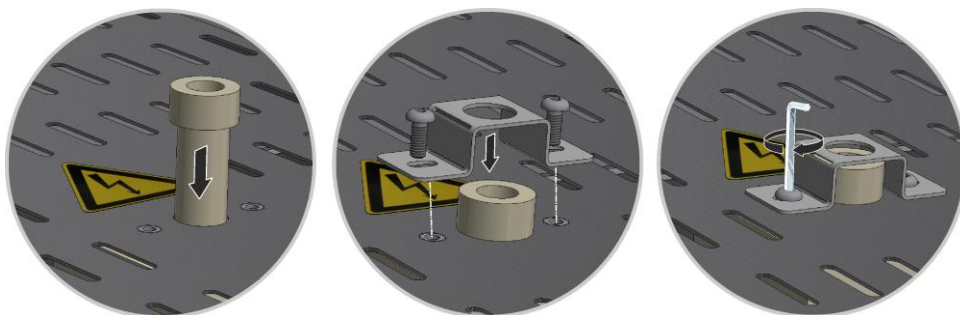

49. ábra: A távozó levegő cső felszerelése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Üzembe helyezés

Dugja be a hálózati dugaszt (ha van) (lásd a „Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz” fejezetet), majd kapcsolja be a hálózati kapcsolót, és ellenőrizze a kemence működését (lásd a „Kezelés” fejezetet).

9.4 Az ajtószigetelés cseréje/utánállítása



Figyelmeztetés – Általános veszélyek!

A felszerelésen végzett munkákat csak szakképzett és felhatalmazott szakszemélyzet végezheti el. A kemencét/kapcsolóberendezést a munkák alatt a véletlen üzembe helyezés ellen feszültségmentesre kell kapcsolni (**húzza ki a hálózati csatlakozódugót**), és a kemence minden mozgó alkatrészét biztosítani kell. A DGUV V3 vagy a mindenkori felhasználó ország megfelelő előírásait be kell tartani. Kérjük, várjon, amíg a kemencétér és az alkatrészek szobahőmérsékletre hűlnek.


Szerszámok

A teljes ajtószigetelés cseréjéhez/beállításához a következő szerszámok szükségesek



Imbuszkulcs

50. ábra: Szerszámok

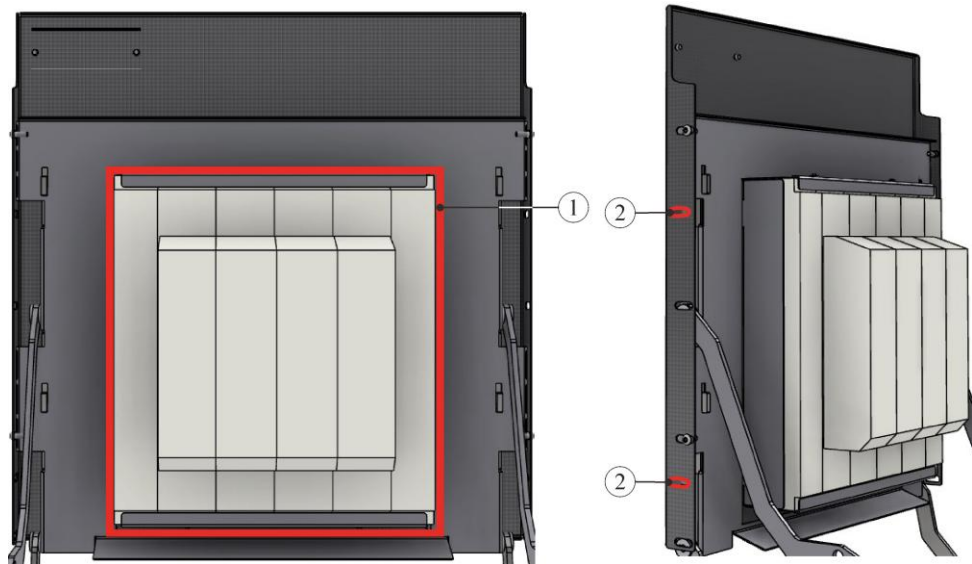

51. ábra: Ajtószigetelés cseréje/beállítása (az ábrához hasonlóan)

Poz.	Mennyiség	Megnevezés
1	1	Ajtószigetelés – Teljes szigetelőmodul
2	4	Hozzáférfési hely a csavarkötésekhez

52. ábra: Ajtószigetelés szerelvény

1. Óvatosan fordítsa felfelé a kemence emelőajtóját. Oldja ki az ajtószigetelő modul (1) mind a négy hatlapfejű csavarját a hozzáférfési helyeken (2) keresztül. Majd húzza ki a használt modult.
2. Rögzítse és igazítsa be az új ajtószigetelő modult a mellékelt hatlapfejű csavarokkal. A szigetelés nagyon érzékeny. Ügyelni kell a szomszédos alkatrészekre. Amennyiben az ajtószigetelés körben nem fekszik fel a kemence peremére, akkor az ajtószigetelő modult be kell állítani a hatlapfejű csavaroknál.



Megjegyzés


Németországban vegye figyelembe általános baleset-megelőzési előírásait. A mindenkori alkalmazó ország nemzeti baleset-megelőzési előírásai érvényesek.

9.5 Biztosíték a kapcsolóberendezés külső oldalán

Ha a készülék Snap-In aljzatnál nem működik, akkor annak oka a meghibásodott biztosíték lehet. A készülék hátoldalán a hálózati csatlakozósinór mellett ilyen biztosíték található.

Ez a biztosíték biztosítja a kiegészítő snap-in hüvelyt. Új biztosíték használata esetén univerzális mérőműszerrel ellenőrizni kell, hogy a biztosíték névleges árama megfelel-e az Ön kemence rendszeréhez használt hálózati feszültséghez.

	Figyelem • A berendezés és alkotórészeinek sérülése • Olyan biztosíték használata, amelyik NEM felel meg a mindenkori hálózati feszültségnek, a berendezés vagy alkotórészeinek károsodásához vezethet, és tűzveszélyt okozhat. • Csak megfelelő biztosíték típust használjon Vizsgálja meg, hogy a biztosíték típusa megfelel-e a helyes hálózati áram értéknek.
---	--

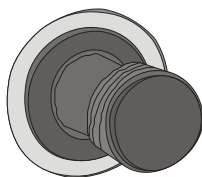

Biztosíték tartó


53. ábra: A biztosíték a készülék hátoldalán található (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

- Fordítsa el a biztosíték tartót 1/4 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba, majd ujjheggyel óvatosan húzza ki a biztosíték tartót.



54. ábra: Biztosíték tartó kioldása és kihúzása (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

- Húzza ki a biztosítékot a biztosíték tartóból.
- A meghibásodott biztosítékot egyenértékű biztosítékra kell cserélni.
- Az új biztosíték használata előtt ellenőrizni kell, hogy megfelelő névleges áramú biztosíték típusról van-e szó. A biztosítékot (a biztosíték használatát) lásd a „Pót- és kopóalkatrészek” fejezetben.

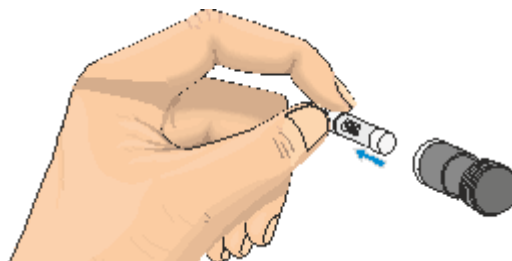

Biztosíték (biztosítékbetét)



Névleges áram értéke (példa)


55. ábra: Biztosíték kivétele (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

Tudnivaló

A névleges áram értéke a biztosíték fém sapkájának oldalára van gravírozva, vagy közvetlenül a biztosítékon van egy felirat.

- Helyezze be az új biztosítékot a biztosíték tartóba. Ellenőrizze, hogy a biztosíték teljesen be van-e tolva a biztosíték tartóba.

- A biztosíték tartó behelyezése fordított sorrendben történik.

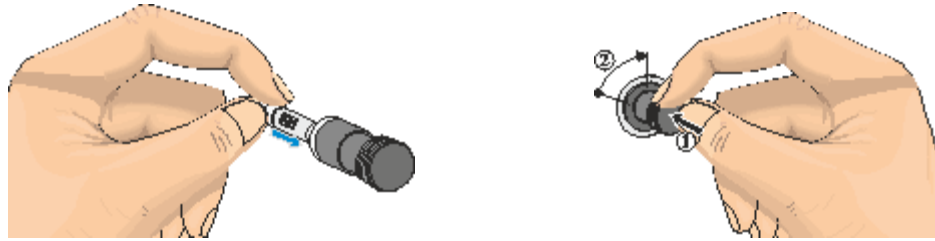

56. ábra: Biztosíték behelyezése (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

- Ellenőrizze a hálózati kábel esetleges sérüléseit. A hálózati kábel nem lehet sérült. A hálózati kábelt csak ugyanennek megfelelő kábellel szabad kicserélni.
- Csatlakoztassa újból a hálózati kábelt (lásd a „Csatlakoztatás az elektromos hálózatra” fejezetet).
- Kapcsolja be a kemence hálózati kapcsolóját (lásd a „Kezelés” fejezetet).



Útmutató


Az előzetesen leszerelt részek visszaszerelése fordított sorrendben történik.

9.6 A szigetelés javítása

A kemence szigetelése nagyon magas minőségű tűzálló anyagokból áll. A hőtágulás miatt már néhány felfűtési ciklus után is repedések keletkeznek a szigetelésen. Ezeknek azonban semmilyen befolyásuk nincs a kemence működésére vagy minőségére. Ha azonban egész darabok válnának le a szigetelésből, értesítse a Nabertherm szervízt.

10 Tartozékok (Opciók)

10.1 Gázosító rendszer (tartozék)

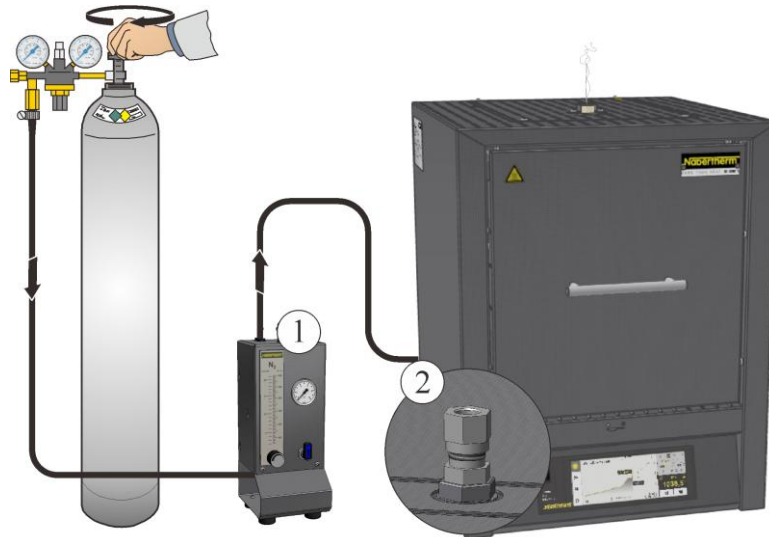

57. ábra: Csatlakoztatás a gázosító rendszerhez (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

1	1. gázosító csomag az egyszerű védőgázos alkalmazásokhoz (nem vákuumos üzem). Ez a csomag számos alkalmazáshoz elegendő alapverzió a nem éghető védőgázokkal való üzemeléshez.
2	A kemence gázosítás csatlakozása

Az égéstermék-elvezető rendszer rendelkezésre bocsátásáért az ügyfél felel.

A működés leírása

A gázosító rendszerrel **nem** gyúlékony védő- és reakciógázokat (például: hélium (He), argon (Ar), formázó gáz, vagy nitrogén (N₂)) bizonyos mennyiségben meghatározott ideig be lehet vezetni egy kemencébe.

Biztonság

Minden használat előtt ellenőrizni kell a gázosító rendszer kifogástalan állapotát. Meghibásodás esetén a kemencét azonnal üzemén kívül kell helyezni.

Üzemelés közben egészségre ártalmas gázok és gőzök szabadulhatnak fel. Ezeket megfelelő módon kell elvezetni a szabadba. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén egészségügyi veszély áll fenn.

Csak olyan gázokat szabad használni, amelyek tulajdonságai ismertek. Ha váratlan folyamatok mennek végbe a kemencében (például erős füstképződés vagy kellemetlen szagok), akkor azonnal ki kell kapcsolni. A kemence természetes lehűlését meg kell várni.

A gázosító rendszer használata gyúlékony gázokkal kapcsolatban csak kiegészítő „biztonsági berendezésekkel” engedélyezett.

- Ügyeljen arra, hogy a felállítási hely megfelelően szellőztetve legyen, ill. biztosítani kell, hogy a kilépő védőgáz ne jelentsen veszélyt.
- A helyi biztonsági/felállítási előírások betartását a használonak kell biztosítania.
- A rendeltetésszerű használatához tartozik a jelen üzemeltetési útmutatóban a szereléshez, üzembe helyezéshez és karbantartáshoz leírt eljárás mód is.
- Ügyelni kell a gázok gyúlékonyságára és robbanékonyságára, ha a kemence üzemelése alatt ilyeneket használnak, vagy ilyenek keletkezhetnek. Különösen arra kell ügyelni, hogy ne keletkezzenek maró vagy egészségre ártalmas anyagok, és ne kerüljenek ki a környezetbe.
- A berendezés üzemeltetése nem engedélyezett olyan erőforrásokkal, üzemi eszközökkel, segédanyagokkal stb., amelyek a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet hatálya alá tartoznak, vagy bármilyen módon befolyásolhatják a kezelőszemélyzet egészségét.
- Minden használat előtt ellenőrizni kell a tömlőcsatlakozásokat tömítettség, ill. kifogástalan rögzítettség szempontjából.
- A gázosító rendszert rendszeres időközönként ellenőrizni kell szivárgások és a szennyeződések szempontjából az átfolyási átfolyásmérőben (esetleg használjon szivárgáskereső spray-t).
- A golyós csap és mágnesszelep működését rendszeres időközönként ellenőrizni kell.

Megjegyzés

A védőgázokkal való munkáknál mindig gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről. Továbbá a nemzeti biztonsági előírásokat be kell tartani.

Megjegyzés

A leírást és a működést lásd a külön kezelési útmutatóban.



Figyelmeztetés – fulladásveszély


Fulladásveszély áll fenn folyamat-/öblítő- vagy füstgázok távozása esetén pl. tömítetlenség miatt (pl. az ajtóknál, csővezetékeknél, szelepeknél stb.).

A gázok a speciális súlyuk miatt az oxigént kiszorító hatással bírnak. Ezáltal fulladásveszély áll fenn.

A gázok éghetőek vagy mérgezők lehetnek.

Intézkedések: A kezelőszemélyzetnek be kell tanítani a biztonságos munkafolyamatokat.

10.2 Sűrítettgáz-tartály működtesse

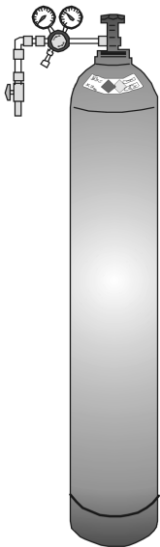

A sűrítettgáz-tartályokat csak olyan személyek üzemeltethetik, akik ismerik a kezelésüket. A foglalkoztatottakat a tevékenységük megkezdése előtt a mindenkor szükséges kezeléshez ki kell oktatni

- a sűrítettgáz-tartályok üzemeltetéséről,
- a sűrítettgáz-tartályok kezelése során fellépő különleges veszélyekről és
- a balesetek és zavarok esetén teendő intézkedésekről. Az oktatásokat megfelelő időközönként meg kell ismételni

A nagynyomású gázpalackokat csak a mindenképpen szükséges mennyiségben és a lehető legkisebb méretben kell a munkaterületeken a közvetlen használathoz felállítani.

A nagynyomású gázpalackok tárolása a munkaterületeken nem engedélyezett.

A gázpalackokat a lehető leggyorsabban a kiporszívózott gázpalacktartó szekrénybe kell helyezni.

Ha nem vesznek a gázpalackból gázt, akkor a rajta lévő főszelepet mindig el kell zárni. A felcsavazott nyomáscsökkentő nélküli gázpalackokat nem szabad védősapka nélkül felállítani. A gáztömlőket rendszeresen ellenőrizni, hogy nincsenek-e rajtuk törékeny vagy porózus helyek, és esetleg ki kell cserélni.



Óvintézkedések és viselkedési szabályok

- A sűrítettgáz-tartályokat biztosítani kell borulás, lökés, ütés és felmelegedés ellen (pl. fűtőtest vagy kemence).
- A munkahelyen csak a munka folytatásához szükséges számú sűrítettgáz-tartály álljon rendelkezésre.
- Szállítás csak palackszállító kocsival és fixen felcsavazott védőkupakkal.
- Viseljen megfelelő kesztyűt, esetleg védőszemüveget.
- Palackcserénél mindig ellenőrizze a feltöltött és üres palackok szelepeinek tömítettségét.
- A ki- és áttöltés tilos.
- A szelepeket ne nyissa ki erőszakkal.
- A helyiségeket kellően szellőztessék.
- A dohányzás és nyílt láng tilos.
- Tartson kéznél tűzoltó készüléket.
- Az üzemeltető köteles üzemeltetési útmutatót készíteni, amelyben a munkaterületen az embert és környezetet fenyegető veszélyeket le vannak írva, valamint az általánosan szükséges óvintézkedések és viselkedési szabályok meg vannak határozva. Az üzemeltetési útmutatót érthető formában kell megfogalmazni, és a munkaterületen rendelkezésre kell tartani. Az üzemeltetési útmutatóban a veszélyes helyzetre vonatkozó utasításokat és elsősegély-nyújtási intézkedéseket is meg kell hozni.



Megjegyzés

A védőgázokkal való munkáknál mindig gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről. Továbbá a nemzeti biztonsági előírásokat be kell tartani.




Figyelmeztetés - általános veszélyek!

Szakszerűtlen telepítés esetén a berendezés működése és biztonsága már nem garantálható. A csatlakoztatást és az üzembe helyezést szakszerűen, csak szakképzett személyzetnek szabad elvégeznie.

10.3 A hálózati dugasz (Snap-In-Kupplung) kihúzása a kemenceházból.

Egy keskeny csavarhúzóval nyomja óvatosan felfelé a reteszelő csapot (2), ezzel egyidejűleg húzza ki a dugaszt (3) a csatlakozó alzatból (4).

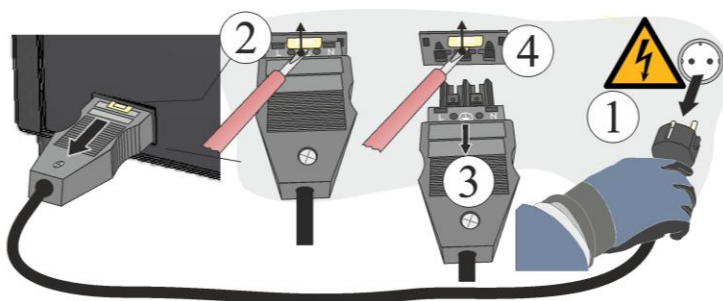

58. ábra: Snap-In-Kupplung (dugasz) eltávolítása a kemenceházból (a képhez hasonló módon)


10.4 Hőfok határoló

A Nabertherm GmbH kemencéi opcionálisan hőmérséklet-választási határolóval is felszerelhető a kemencetérben fellépő túlmelegedés elleni védelem érdekében.

A hőmérsékletkorlátozó a kemencetér hőmérsékletét felügyeli. A kijelzőn megjelenik a legutóbb beállított kioldási hőmérséklet. Ha a kemencetér hőmérséklete a beállított kioldási hőmérséklet fölé emelkedik, akkor a fűtés a kemence, ill. a kemence tartalmának védelme érdekében lekapcsolódik.



59. ábra: 32h8i hőmérsékletkorlátozó(a képhez hasonló módon)

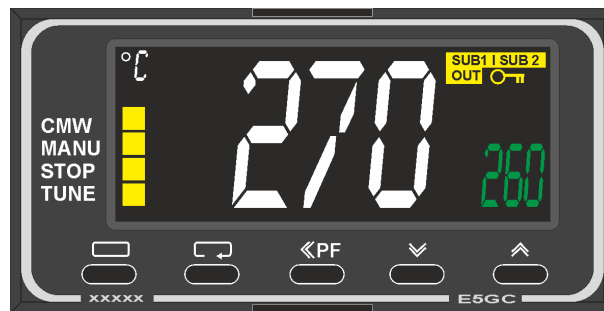

60. ábra: OMRON E5GC hőmérséklet-választási határoló (az ábrán láthatóhoz hasonlóan)

A hőmérséklet-választási határoló kemence modelltől függően változhat. 1750 °C-os maximális hőmérséklettel rendelkező kemence modelleknél a kemence OMRON E5GC-vel van felszerelve. A 1800 °C-os maximális kemence hőmérséklettel rendelkező kemencék 32h8-cal vannak felszerelve.

	VESZÉLY
	• Veszély a hőmérsékletkorlátozón/-felügyelőn hibásan megadott lekapcsolási hőmérséklet miatt • Életveszély • Ha túl nagy hőmérséklet miatt a töltet a hőmérsékletkorlátozónak/-felügyelőnek ezen az előre beállított lekapcsolási hőmérsékletén károsodna, ill. maga a töltet veszélyt jelentene a kemencére és a környezetre, akkor a hőmérsékletkorlátozón/-felügyelőn a lekapcsolási hőmérsékletet a maximálisan megengedett értékre kell csökkenteni.



Megjegyzés

A leírást és a működést lásd a külön kezelési útmutatóban.

10.5 Elektromos kapcsolási rajzok / pneumatikus kapcsolási rajzok



Tudnivaló

A mellékelt dokumentáció nem feltétlenül tartalmazza az elektromos ill. a pneumatikus kapcsolási rajzokat.

Ha ilyen rajzokra lenne szükség, akkor azok a Nabertherm Service-en keresztül igényelhetők.

11 Nabertherm szerviz

A berendezés karbantartásához és javításához mindenkor az Ön rendelkezésére áll a Nabertherm szerviz.

Ha kérdései, problémái vagy kívánságai vannak, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nabertherm GmbH céggel. Írásban, telefonon vagy az interneten keresztül is elérhet bennünket.

Írásban
Nabertherm GmbH
Bahnhofstrasse 20
28865 Lilienthal
Germany

Telefonon vagy telefaxon
Phone: +49 (4298) 922-333
Fax: +49 (4298) 922-129

Interneten /mailben:
www.nabertherm.com
contact@nabertherm.de

Kérjük, hogy a kapcsolatfelvételhez tartsa kéznél a kemence vagy a vezérlő típustábláján lévő adatokat.

Adja meg a következő adatokat a típus tábláról:

		
Nabertherm GmbH Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen, Germany Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 contact@nabertherm.de www.nabertherm.com		
①	②	④
③		

- ① Kemence modell
- ② Széria szám
- ③ Cikk szám
- ④ Gyártási év

61. ábra : Példa (Típustábla)

12 Üzemen kívül helyezés, leszerelés és tárolás

Az üzemeltető által kiegészítendő

A berendezés üzemen kívül helyezésekor feltétlenül figyelembe kell venni a következő biztonsági tudnivalókat – ezáltal elkerülhetők az életveszélyes sérülések, anyagi károk és a környezetet érő károk.

A berendezést csak arra jogosult szakszemélyzetnek szabad üzemen kívül helyeznie.



Az alábbi üzemi anyagok/berendezésrészek ártalmatlanítását a következő cég végzi:

Az újrahasznosítás vagy kiselejtezés miatti leszerelés előtt az olajokat és a többi, vizeket veszélyeztető anyagokat maradéktalanul el kell távolítani.

Ügyeljen az üzemi anyagok, kenőanyagok és segédanyagok környezetbarát ártalmatlanítására. A hulladékok újrahasznosítására vagy megsemmisítésére vonatkozó előírásokat be kell tartani.

A berendezést csak az erre a célra szolgáló pontoknál szabad megemelni.

A berendezés / berendezésrészek megemeléséhez csak a megadott teherfelvevő és kötöző eszközöket szabad használni.

Az alkalmas teherfelvevő eszközök kiválasztásához mindig _____ kg összsúlyt kell figyelembe venni.

Elszállításhoz legkevesebb _____ kg/m² megengedett talajterhelést kell figyelembe venni.




Elszállítás előtt a következő biztosítékokat kell felhelyezni:



Megjegyzés

Olvassa el a „Biztonság” és a „Szállítás” című fejezeteket.

12.1 Szállítás/visszaszállítás

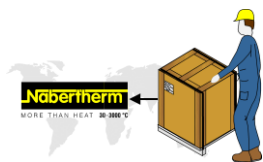

Ha még megvan az eredeti csomagolás, akkor ezt használva küldhető el legbiztonságosabban a kemence berendezés.

Más esetben:

Válasszon elegendően stabil és alkalmas csomagolást. A szállítás során a csomagokat gyakran egymásra rakják, meglökik vagy leejtik. A csomagolás a kemence berendezés külső védőköpenyeként szolgál.

+45°C
-5 °C



- Szállítás/visszaszállítás előtt az összes vezetékét és tartályt ki kell üríteni (pl. hűtővíz). Az üzemi anyagokat ki kell szivattyúzni, és megfelelő módon ártalmatlanítani kell
- Ne tegye ki szélsőséges hidegnek vagy melegnek (napsugárzásnak) a kemence berendezést
- A tárolási hőmérséklet -5 °C és 45 °C között
- A páratartalom 5% és 80% között legyen, kondenzálás nélkül
- Állítsa sík talajra a kemence berendezést, hogy elkerülje a deformálódását
- A csomagolási és szállítási munkálatokat csak szakképzett és erre jogosult személyeknek szabad elvégezniük

Ha tartozik a kemencéhez szállítási biztosító (lásd a „Szállítási biztosító” fejezetet), akkor használja azt.

Más esetekben:

Rögzítse és biztosítsa az összes mozgó részt (ragasztószalaggal), adott esetben párnázza ki a kiálló részeket, és biztosítsa őket letörés ellen.

Védje az elektronikus készüléket nedvességtől és laza csomagolóanyagok bekerülésétől.

Töltse ki a csomag üres helyeit puha, de mégis elég szilárd töltőanyaggal (pl. habbetéttel), és ügyeljen arra, hogy a csomagoláson belül ne csúszhasson el a készülék.

Ha visszaszállításkor az áru a nem megfelelő csomagolás vagy más, Önnek felróható kötelességmulasztás miatt megsérülne, akkor ezért a költségek a megbízót terhelik.

Általában érvényes:

A kemence berendezést tartozékok nélkül kell elküldeni, hacsak nem kéri ezt kifejezetten a technikus.

Mellékeljen minél részletesebb hibaleírást a kemencéhez. Ezzel időt és pénzt takarít meg a technikusnak.

Esetleges kérdések megválaszolása érdekében ne felejtse el megadni egy kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát.



Megjegyzés

A visszaszállításnak a csomagoláson vagy a szállítási dokumentumokban szereplő szállítási előírásoknak megfelelően kell történnie.



Megjegyzés

A nem garanciális javítások miatti oda- és visszaszállítás költségei a megrendelőt terhelik.

13 Megfelelőségi nyilatkozat



EU megfelelési nyilatkozat

Magas hőfokú kemencék

Modell	LHT 02/16	LHT 04/16	LHT 08/16
	LHT 02/17	LHT 04/17	LHT 08/17
	LHT 02/18	LHT 04/18	LHT 08/18

A gyártó neve és címe

Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Németország

A fent leírt termék megfelel az Unió következő harmonizációs jogszabály előírásainak:

- 2006/42/EK (gépekről szóló irányelv)
- 2014/30/EU (EMV)
- 2011/65/EU (RoHS)

A következő harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra:


- EN 61010-1:2010, EN 61010- 1:2010/A1:2019/AC:2019-04, EN 61010-1:2010/A1:2019
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

A jelen megfelelési nyilatkozat kiállításáért az egyedüli felelősséget a gyártó viseli. A nyilatkozat aláírói felhatalmazást kaptak arra, hogy összeállítsák a releváns műszaki dokumentációt. A cím megegyezik a gyártó megadott címével.

Lilienthal, 21.01.2025



Dr. Henning Dahl
Konstrukció és fejlesztési vezető

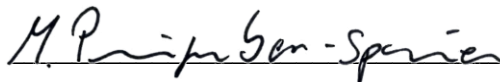

Malte Pirngruber-Spanier
Konstrukció és fejlesztési osztályvezető

Fogalmak	Magyarázatok
Felolvasztás	Olvasztásként a szilárd anyag kemencében hőmérséklet növekedés következtében való felolvasztását jelöljük.
Tétel	Egy nem folytonosan működő kemencéhez tömb- vagy gyártási anyag formájában gyártott fémmennyiség.
Emisszió	A TA Luft (Műszaki útmutató a levegő tisztántartásához) értelmében egy berendezésből kiinduló légszennyezés; tágabb értelemben zaj, távozó hő, szag, vízszennyezés stb.
Endogáz	Endogázból/nitrogén elegyből való speciális védőgáz acél és vasmentes fémek ipari kemencékben való hőkezeléséhez. Tipikus gázösszetétel: 20% CO, 40% H ₂ és a maradék N ₂
Exogáz	Exogázból/nitrogén elegyből való speciális védőgáz acél és vasmentes fémek ipari kemencékben való hőkezeléséhez. Tipikus gázösszetétel: 10% CO ₂ , 5% CO, 15% H ₂ és a maradék N ₂
Molibdén-diszilicid (MoSi ₂)	Ez a nyersanyag 1000 °C és 1600 °C közötti hőmérsékleten a jó magas hőmérséklettel szembeni ellenállással és a hővezető képességgel, valamint a jó oxidációs és korrózióállósággal nyújt kiemelkedőt. 800 °C feletti hőmérsékleten az elem felületén vékony, rátapadó kvarcüveg (SiO ₂) védőréteg képződik, amely hatására az elem az oxidációval szemben ellenállóvá válik. Az MoSi ₂ -vel bevont huzal a levegőn fehérizzásig hevíthető, anélkül, hogy molibdén-oxid képződne.
Molibdén-oxid (MoO ₃)	550 °C körüli hőmérsékleteknél a molibdén és a szilícium oxidációja megy végbe. Közben sárgás, főként molibdén-oxidból (MoO ₃) álló por keletkezik, amely oxigénnel kapcsolatban jön létre.
Oxidáció	Az oxidáció szűkebb és eredeti értelmében az anyag oxigénnel való vegyi reakciója. A közben keletkező termék az oxid.
Melegentartó üzem	A kemencék üzemmodja a hegfürdő előre megadott hőmérsékletének megtartására.
Salakozás	A termikus behatások alapján (pl. hőkezelés) oxidáló környezetben oxid képződés megy végbe, ill. salak képződik a fém felületen.

14 Az Ön jegyzetei számára

Az Ön jegyzetei számára

Az Ön jegyzetei számára

